

Controlador compacto versión para incorporar en pared o paneles VACUU·SELECT

[Enlace al sitio web](#)



Descripción del producto

El controlador compacto VACUU·SELECT es un regulador de vacío de dos puntos totalmente equipado para las fuentes de vacío existentes, como bombas individuales o eficientes redes de vacío. El controlador está disponible como versión de mesa, para montaje en trípode/parilla o como una versión para ser incorporada en un mueble o panel de estaciones de trabajo de laboratorio. El controlador de vacío VACUU·SELECT consiste en un sensor de vacío cerámico y válvula de ventilación integrados, así como una válvula de retención y una electroválvula de línea versión química. La unidad compacta es muy fácil de instalar y aumenta la eficiencia del proceso. Con su interfaz gráfica de usuario, el controlador ofrece procesos de vacío predefinidos para todas las aplicaciones comunes de laboratorio. En el caso de la evaporación de solventes, detecta automáticamente la presión de ebullición y cambia al modo de control de dos puntos. Por supuesto, en la aplicación, el vacío deseado y otros parámetros también pueden combinarse y controlarse individualmente sin inconvenientes.

Rendimiento

- Unidad compacta con válvula de vacío versión química y conexiones estándar para laboratorios: lista para usar
- Ahorro de tiempo a través de procesos de vacío predefinidos y detección independiente del punto de ebullición
- La medición de vacío se encuentra en el bloque de válvula - La conexión del controlador compacto VACUU·SELECT entre la bomba y la aplicación de vacío, es muy sencilla.
- válvula de ventilación integrada también para gas inerte
- Válvula de retención: no afecta a las aplicaciones vecinas en un suministro de red de vacío

Información de pedido

Descripción del producto	Tensión nominal frecuencia de red	Tipo de enchufe	Nº de artículo
VACUU-SELECT	100-230 V 50-60 Hz	CEE/CH/UK/US/AUS/CN	20700060

Artículos suministrados

Controlador compacto VACUU-SELECT, Versión incorporar en pared o paneles, para estaciones de trabajo VACUU-LAN, completo con válvula de vacío, válvula de retención, sensor de vacío de diafragma cerámico integrado y válvula de ventilación. Con fuente de alimentación y enchufe, lista para usar, con manual de instrucciones.

Accesorios

- Ampliación de funciones del controlador VACUU-SELECT VACUU-SELECT User Management (20700900)
- Manguera de vacío en caucho DN 8 mm (20686001)
- Manguera de vacío en caucho DN 8 mm (20686001)


Datos técnicos

Rango de medición (mbar)	1080 - 0.1 mbar
Rango de medición (torr)	810 - 0.1 torr
Rango de control (mbar)	1080 - 1 mbar
Rango de control (torr)	810 - 1 torr
Principio de medición	Sensor cap. diafragma (óxido de Al) cerámica/alúm., gas indep., pres. abs.
Incertidumbre de medición	< +/- 1 mbar/hPa/torr / +/- 1 dígito (después de ajuste, temperatura constante)
Receptor de presión	VACUU-SELECT Sensor
Coeficiente de temperatura	< 0.15 mbar/hPa/0.11 torr /K
Conexión vacío	Conexión de tubo en PTFE 10/8 mm
Válvula de aireación, conexión	Oliva DN 4-5 mm integrada
Temperatura ambiente admisible durante (operación)	10 - 40 °C
Temperatura ambiente admisible durante (almacenaje)	-10 - 60 °C
Máx. Temperatura media (en uso continuo)	40 °C
Máx. Temperatura media en tiempos cortos	80 °C
Material carcasa exterior	Carcasa robusta en plástico con buena resistencia química
Clase de protección según IEC 60529	IP 40
Clase de protección según UL50E	Type 1
Tipo de protección frontal según IEC 60529	IP 41
Tipo de protección frontal según UL50E	Type 2
Dimensiones (L x Ancho x Alt.)	152 x 126 x 108 mm
Peso	1.3 kg
Máx. poder de conmutación de tensión / corriente 24V/VACUU-BUS®	4 A
Longitud del cable de conexión	2 m
Conformidad ATEX	II 3/- G Ex h IIC T4 Gc X Internal Atm. only
Certificación NRTL	Sí

Interface

Ethernet (RJ45): Modbus TCP / USB (Type A): Data transfer, software update, RS-232 (additional adapter required)

Hoja de dimensiones

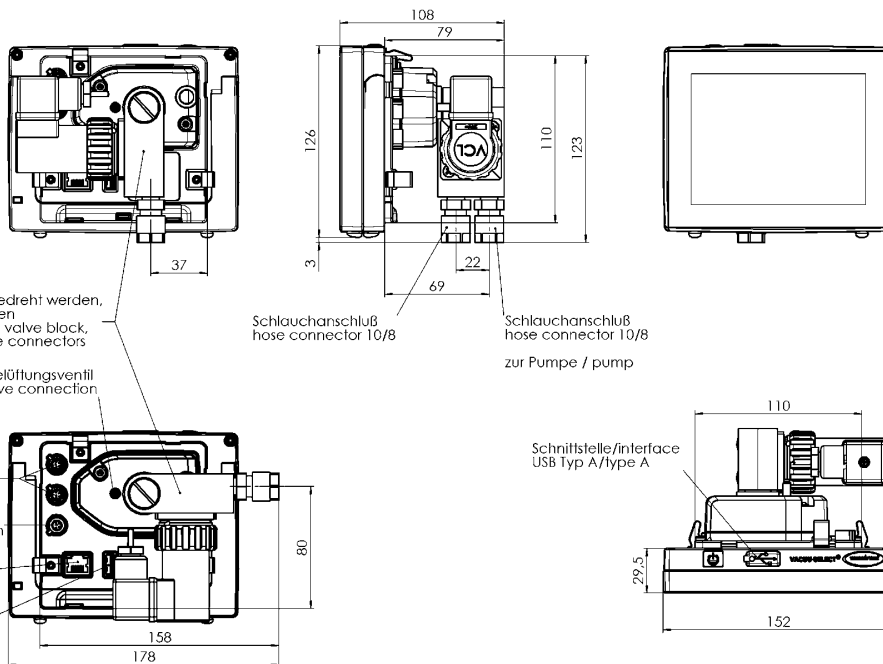

Aussparung für Fronteinbau
cut-out dimensions for front installation

Blechstärke [mm] panel thickness [mm]	Aussparung [mm] cut-out dimensions [mm]
1	111,5x111,5
2	112,0x112,0
3	112,6x112,6

Gewicht / Weight: 1,3kg
inkl. Steckernetzteil
incl. power supply

VACUUBRAND VACUU-SELECT Einbau
Version 2018/04/03

VACUUBRAND GMBH + CO KG
P.O. Box 1664
97877 Wertheim
T +49 9342 808 5550
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com

VACUUBRAND®

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

All with one goal:

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318
info@brand.com.cn
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
Mumbai, India

T +91 22 42957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com