

ŘADA CHEMICKY ODOLNÝCH ČERPAČÍCH JEDNOTEK

PC 3010 NT VARIO select

PC 3016 NT VARIO select

PC 3012 NT VARIO select

PC 3012 NT VARIO select EKP



Návod k použití



Originální návod k obsluze**Uchovejte pro budoucí použití!**

Dokument se smí používat a distribuovat pouze v úplné a nezměněné podobě. Je výhradní odpovědností uživatele, zajistit platnost tohoto dokumentu s ohledem na svůj výrobek.

Výrobce:

VACUUBRAND GMBH + CO KG**Alfred-Zippe-Str. 4****97877 Wertheim****NĚMECKO**

Centrála:	+49 9342 808-0
Prodej:	+49 9342 808-5550
Servis:	+49 9342 808-5660
Fax:	+49 9342 808-5555

E-mail: info@vacuubrand.comWeb: www.vacuubrand.com

*Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením tohoto výrobku společnosti **VACUUBRAND GMBH + CO KG**. Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní výrobek.*

OBSAH

1	K tomuto návodu	5
1.1	Pokyny pro uživatele	5
1.2	Struktura návodu k obsluze	6
1.3	Konvence zobrazení.....	7
1.4	Symbole a piktogramy.....	8
1.5	Pokyny k jednání.....	9
1.6	Zkratky.....	9
1.7	Vysvětlení pojmů.....	11
2	Bezpečnostní pokyny	12
2.1	Použití.....	12
2.1.1	Použití v souladu s určením	12
2.1.2	Nesprávné použití.....	13
2.1.3	Předvídatelné chybné použití	13
2.2	Povinnosti	14
2.3	Popis cílové skupiny	15
2.4	Ochranný oděv	16
2.5	Opatření pro bezpečnost.....	16
2.6	Laboratoř a pracovní látky	17
2.7	Možné zdroje nebezpečí	18
2.8	Ochrana motoru.....	21
2.9	Kategorie přístrojů ATEX.....	21
2.10	Likvidace.....	22
3	Popis výrobku	23
3.1	Principiální struktura řady čerpacích jednotek.....	23
3.2	Řada chemicky odolných čerpacích jednotek.....	24
3.3	Kondenzátory a chladiče	25
3.3.1	Odlučovač/kondenzátor na vstupu	25
3.3.2	Kondenzátor na výstupu	25
3.4	Příklad aplikace.....	26
4	Ustavení a připojení	27
4.1	Přeprava	27
4.2	Ustavení.....	28
4.3	Upevňovací konzola regulátoru	30
4.4	Přípojka (napájecí přípojky)	31
4.4.1	Přípojka vakua (IN)	31

4.4.2	Přípojka výstupu (OUT)	33
4.4.3	Připojení chladiva na emisním kondenzátoru	34
4.4.4	Zavzdušňovací přípojka	37
4.4.5	Balastní plyn (GB)	38
4.5	Elektrické připojení.....	40
5	Provoz	42
5.1	Zapnutí	42
5.2	Obsluha s regulátorem	43
5.2.1	Uživatelské rozhraní	43
5.2.2	Obsluha	45
5.2.3	Provoz s balastním plynem	46
5.3	Vypnutí (odstavení z provozu).....	47
5.4	Uskladnění	48
6	Odstraňování chyb	49
6.1	Poskytnutí technické pomoci.....	49
6.2	Chyba – Příčina – Odstranění	49
7	Čištění a údržba	53
7.1	Informace k servisním činnostem	54
7.2	Čištění.....	56
7.2.1	Povrch pouzdra.....	56
7.2.2	Vyprázdnění skleněné baňky	57
7.2.3	Vyčištění nebo výměna tvarovaných hadic PTFE.....	57
7.3	Údržba vývěvy	58
7.3.1	Položky údržby.....	58
7.3.2	Příprava	58
7.3.3	Výměna membrány a ventilů	62
7.3.4	Výměna přístrojové pojistky.....	80
8	Příloha	81
8.1	Technické údaje	81
8.2	Materiály přicházející do kontaktu s médiem	84
8.3	Typový štítek	86
8.4	Objednací údaje	87
8.5	Servisní informace	89
8.6	EU prohlášení o shodě.....	90
	Index	91

1 K tomuto návodu

Tento návod k Návod k obsluze je součástí vámi získaného výrobku. Návod k obsluze platí pro všechny varianty čerpací jednotky spolu s návodem k obsluze regulátoru **VACUU•SELECT** a je určen zejména pro obsluhu.

1.1 Pokyny pro uživatele

Bezpečnost

Návod k obsluze a bezpečnost

- Přečtěte si důkladně Návod k obsluze, než výrobek použijete.
- Uchovávejte Návod k obsluze vždy přístupný a po ruce.
- Správné používání výrobku je pro bezpečný provoz nezbytné. Dodržujte zvláště všechny bezpečnostní pokyny!
- Dodržujte navíc k pokynům v tomto Návod k obsluze platné národní předpisy pro prevenci úrazů a pro bezpečnost práce.

Všeobecně

Obecné pokyny

- Předajte při předání výrobku třetí straně i Návod k obsluze.
- Všechny obrázky a výkresy jsou příklady a slouží obecně k lepšímu porozumění.
- Technické změny jsou v rámci neustálého zlepšování výrobků vyhrazeny.
- Z důvodů lepší čitelnosti se namísto názvu výrobku používá rovněž obecné označení.

Copyright

Copyright © a autorské právo

Obsah tohoto Návod k obsluze je chráněn autorským právem. Kopie pro interní účely jsou dovoleny, např. pro školení.

© **VACUUBRAND GMBH + CO KG**

Kontakt

Oslovte nás

- Při neúplném Návod k obsluze si můžete vyžádat náhradu. Alternativně máte k dispozici náš portál pro stahování: www.vacuubrand.com
- Zavolejte nám nebo nám napište, máte-li další dotazy k výrobku, přejete-li si doplňující informace nebo chcete-li nám poskytnout zpětnou vazbu k výrobku.
- Při kontaktu s naším servisem mějte prosím připravené sériové číslo a typ výrobku -> viz typový štítek na výrobku.

1.2 Struktura návodu k obsluze

Členění návodu

Návod k obsluze pro čerpací jednotku, regulátor a možné příslušenství je modulárně uspořádaný, tzn. návody jsou rozdělené do jednotlivých samostatných brožur.

Moduly návodu

Řada čerpacích jednotek a modulární návody k obsluze



Význam

- 1 Bezpečnostní pokyny pro vakuové přístroje
- 2 Návod k obsluze: Vakuový regulátor – ovládání a obsluha
- 3 Návod k obsluze: Čerpací jednotka – připojení, provoz, údržba, mechanika
- 4 Volitelný návod k obsluze: Příslušenství

1.3 Konvence zobrazení

Výstražná upozornění

Zobrazení
výstražných
upozornění



NEBEZPEČÍ

Výstraha před bezprostředně hrozícím nebezpečím.

Při nerespektování hrozí bezprostřední nebezpečí ohrožení života nebo nebezpečí velmi vážných zranění.

➤ Dodržte pokyn k zabránění!



VAROVÁNÍ

Výstraha před možnou nebezpečnou situací.

Při nerespektování hrozí nebezpečí ohrožení života nebo nebezpečí vážných zranění.

➤ Dodržte pokyn k zabránění!



VÝSTRAHA

Označuje možnou nebezpečnou situaci.

Při nerespektování hrozí nebezpečí lehkých zranění nebo věcných škod.

➤ Dodržte pokyn k zabránění!

POZNÁMKA

Odkaz na možnou škodlivou situaci.

Při nedodržení mohou vzniknout věcné škody.

Doplňující pokyny

Zobrazení -
upozornění a tipy



Obecné informace k:

- ⇒ Tipy a triky
- ⇒ Užitečné funkce nebo činnosti

1.4 Symboly a piktogramy

Tento návod k obsluze používá symboly a piktogramy. Tyto bezpečnostní symboly a piktogramy označují zvláštní nebezpečí a požadavky při manipulaci s výrobkem. Výstražné štítky s bezpečnostními symboly na výrobku zviditelňují možné nebezpečí.






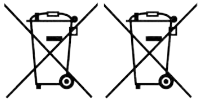


Bezpečnostní symboly

Vysvětlení
Bezpečnostní
symboly

	Značka obecného nebezpečí.		Výstraha před elektrickým napětím.
	Výstraha před horkým povrchem.		Elektrostaticky citlivé konstrukční prvky ESD.
	Všeobecná příkazová značka.		Vytáhněte síťovou zástrčku.
	Noste ochranné rukavice.		Noste ochranné brýle.

Další symboly a piktogramy

Doplňující symboly

	Kladný příklad – Takto! Výsledek – o. k.		Záporný příklad – Takto ne!
	Odkaz na obsahy v tomto Návod k obsluze.		Odkaz na obsahy doplňujících dokumentů.
	Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu.		
	Elektrické a elektronické přístroje a rovněž baterie se na konci jejich životnosti nesmějí zahazovat do domovního odpadu.		
	Vstupní šipka průtoku - vakuová přípojka		
	Výstupní šipka průtoku - výfuk		

1.5 Pokyny k jednání

Pokyn k jednání (jednoduchý)

- Pokyny k jednání ⇒ Jste vyzváni k jednání.
 Výsledek jednání


Pokyn k jednání (více kroků)

1. První krok jednání
2. Další krok jednání
 Výsledek jednání

Provádějte pokyny k jednání, které vyžadují více kroků, v popsaném pořadí.

Pokyn k jednání (popis obrázku)


-> Příklad
Principiální
zobrazení Kroky
obsluhy znázorněné
na obrázcích

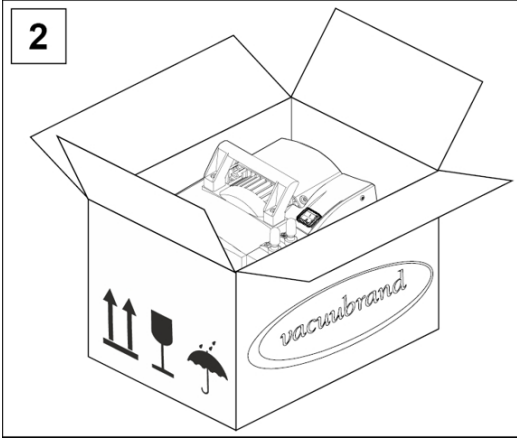1		2	
	1. První krok jednání.		2. Další krok jednání. <input checked="" type="checkbox"/> Průběžný výsledek nebo výsledek jednání

1.6 Zkratky

Použité zkratky

abs.	absolutní
AK	Baňka odlučovače
ATM	Atmosférický tlak (čárová grafika, program)
di	Vnitřní průměr
DN	Jmenovitá světlost (Diameter Nominal)
EK	Emisní kondenzátor
EKP	Emisní kondenzátor Peltronic nebo EK – Peltronic

EX ¹	Výstup (exhaust, exit), přípojka výfuku
	Označení přístrojů ATEX
nez. na druhu plynu	Nezávisle na druhu plynu
GB	Balastní plyn
Vel.	Velikost
IK	Imisní kondenzátor
IN ¹	Vstup (inlet), přípojka vakua
KF	Malá příruba
max.	Maximální hodnota
min.	Minimální hodnota
o. EK	bez emisního kondenzátoru
PC ...	Čerpací jednotka chemie s typovou značkou
Č. RMA	Číslo zpětné zásilky
Vel.	Velikost klíče (nástroj)
TE	Kondenzátor na suchý led
odp.	Odpovědný/á

Materiály

ECTFE	ethylen-chlortrifluorethylen
ETFE	ethylen-tetrafluorethylen
FEP	Perfluor(ethylen-propylen)
FFKM	Perfluorelastomer
FPM	Fluoropolymerový kaučuk
NBR	Nitrilbutadienový kaučuk
PA	Polyamid
PE	Polyethylen
PET	Polyethylentereftalát
PFA	Perfluoroalkox
PP	Polypropylen
PPS	Polyfenylsulfid
PTFE	Polytetrafluoretylen

¹ Popis na vývěvě nebo součásti, viz také zkratky specifické pro výrobek v části: Řada chemicky odolných čerpacích jednotek

1.7 Vysvětlení pojmů

Pojmy specifické pro výrobek

Baňka odlučovače	Na vstupu nebo výstupu namontovaná skleněná baňka/ odlučovač.
Emisní kondenzátor²	Na výstupu (strana tlaku) namontovaný chladicí kondenzátor se záchytnou baňkou.
Jemné vakuum	Rozsah měření tlaku ve vakuové technice: 1 mbar – 0,001 mbaru (0.75 torru – 0.00075 torru)
Hrubé vakuum	Rozsah měření tlaku ve vakuové technice: atmosférický tlak – 1 mbar (atmosférický tlak – 0.75 torru)
Imisní kondenzátor²	Na vstupu (strana vakua) namontovaný chladicí kondenzátor se záchytnou baňkou.
PC 301x NT VARIO select	Jednotka vývěvy verze NT s řízením otáček pro přesnou regulaci vakua s regulátorem VACUU·SELECT a senzorem VACUU·SELECT.
Peltronic	Na výstupu (strana tlaku) namontovaný elektronický chladič s Peltierovými články; kondenzuje páry rozpouštědel bez externího chladicího média.
Kondenzátor na suchý led²	Na výstupu (strana tlaku) namontovaný chladicí kondenzátor se záchytnou baňkou a suchým ledem jako chladicím médiem.
VACUU·BUS	Sběrníkový systém společnosti VACUUBRAND ke komunikaci periferních zařízení s měřidly a regulátory kompatibilními se systémem VACUU·BUS.
Adresa VACUU·BUS	Adresa, která umožňuje jednoznačné přiřazení klienta VACUU·BUS ve sběrníkovém systému, např. pro připojení více senzorů stejného měřicího rozsahu.
Klient VACUU·BUS	Periferní zařízení nebo komponenta s přípojkou VACUU·BUS, které jsou začleněné ve sběrníkovém systému, např. senzory, ventily, hlásiče stavu naplnění atd.
Konektor VACUU·BUS	4pólový kulatý konektor pro sběrníkový systém od VACUUBRAND.
Konfigurace VACUU·BUS	Přiřazení nové adresy VACUU·BUS komponentě VACUU·BUS pomocí měřidla nebo regulátoru.
VACUU·SELECT	Regulátor vakua, regulátor s dotykovou obrazovkou, skládající se z ovládací jednotky a senzoru vakua.
Senzor VACUU·SELECT	Senzor vakua s integrovaným zavzdušňovacím ventilem.
Pohon VARIO	Regulace otáček vakuového čerpadla, motor běží jen tak rychle, jak je nutné podle potřeby.

² vhodné pouze pro kondenzaci par.

2 Bezpečnostní pokyny

Informace v této kapitole musejí respektovat všechny osoby, které pracují se zde popsaným přístrojem.

Bezpečnostní pokyny platí pro všechny fáze životnosti výrobku.

2.1 Použití

Přístroj se smí používat pouze v technicky bezvadném stavu.

2.1.1 Použití v souladu s určením

Použití v souladu s určením

Chemicky odolná čerpací jednotka výrokové řady PC 301x NT VARIO select je vakuový systém sestávající z vývěvy, regulátoru, senzoru vakua, chladiče a odlučovače pro generování a řízení hrubého vakua ve vyhrazených zařízeních.

Chladiče (emisní kondenzátor, imisní kondenzátor, chladič na suchý led, emisní kondenzátor Peltronic), včetně odlučovačů a baněk, jsou určeny výhradně ke kondenzaci par.

Vakuový systém se smí používat pouze ve vnitřních prostorech v suchém nevybušném prostředí.

K použití v souladu s určením patří také:

- dodržování pokynů v dokumentu *Bezpečnostní upozornění pro vakuové přístroje*,
- dodržování návodu k obsluze,
- dodržování návodu k obsluze připojených komponentů,
- dodržování intervalů kontrol a údržby a jejich provádění kvalifikovanými pracovníky.
- používání pouze schváleného příslušenství nebo náhradních dílů.

Jiné nebo toto přesahující použití platí za použití v rozporu s určením.

2.1.2 Nesprávné použití

Nesprávné použití Při použití v rozporu s určením a rovněž každém použití, které neodpovídá technickým údajům, může dojít k osobním a věcným škodám.

Za nesprávné použití platí:

- použití v rozporu s určením,
- provoz při nepřípustných podmínkách prostředí a provozních podmínkách,
- provoz při zjevných poruchách, poškozeních nebo vadných bezpečnostních zařízeních,
- svévolné nastavby a přestavby, zvláště pokud omezí bezpečnost,
- použití v neúplném stavu,
- obsluha ostrohrannými předměty,
- vytahování zásuvných spojení ze zásuvky za kabel,
- Sání, doprava a zhutňování pevných nebo kapalných látek.

2.1.3 Předvídatelné chybné použití

Chybné použití Kromě nesprávného používání existují druhy používání, které jsou při zacházení s přístrojem zakázané.

Zakázané druhy používání jsou zvláště:

- používání na lidech a zvířatech,
- ustavení a provoz v prostředí ohroženém výbuchem,
- používání v hornictví nebo pod zemí,
- používání výrobku k vytváření tlaku,
- plné vystavení vakuových přístrojů vakuu,
- ponořování vakuových přístrojů do kapalin, vystavování stříkající vodě nebo páře,
- čerpání oxidujících a pyroforních látek, kapalin nebo pevných látek,
- čerpání médií, která jsou horká, nestabilní, schopná výbuchu nebo výbušná,
- čerpání látek, které mohou pod rázem anebo zvýšenou teplotou bez přívodu vzduchu výbušně reagovat.

Vniknutí cizích těles, horkých plynů a plamenů musí být ze strany uživatele vyloučeno.

2.2 Povinnosti

Dodržujte pokyny pro všechny úkony, jak je specifikováno v tomto návodu k obsluze.

Povinnosti provozovatele

Povinnosti
provozovatele

Provozovatel stanoví odpovědnosti a zajistí, aby na vakuovém systému pracoval pouze poučený personál nebo odborný personál. To platí zvláště pro připojování, montážní práce, údržbové práce a odstraňování poruch.

Uživatelé v → **Popis cílové skupiny na straně 15** uvedených kompetenčních oblastech musejí vykazovat odpovídající kvalifikaci pro prováděné činnosti. Speciálně práce na elektrických výstrojích smí provádět pouze odborný elektrikář.

Povinnosti personálu

Povinnosti personálu

Při činnostech, které vyžadují ochranný oděv, je třeba nosit osobní ochranné prostředky, které jsou zadané provozovatelem.

Při nesprávném stavu je třeba vakuový systém zabezpečit proti nechtěnému opětovnému zapnutí.

- ⇒ Pracujte vždy s povědomím o bezpečnosti.
- ⇒ Dodržujte provozní návody provozovatele a národní předpisy týkající se prevence úrazů, bezpečnosti a bezpečnosti práce.



Osobní jednání může přispět k zabránění pracovním úrazům.

2.3 Popis cílové skupiny

Cílové skupiny Návod k obsluze si musí přečíst a dodržovat každá osoba, která je pověřena některou z níže popsanych činností.

Kvalifikace personálu

Popis kvalifikace

Obsluha	Laboratorní personál, např. chemik, fyzik, laborant
Odborník	Osoba s odbornou kvalifikací pro údržbu a/nebo opravy v oboru: Mechanika, elektřina nebo laboratorní přístroje. Přidělenou práci lze posoudit a identifikovat možná nebezpečí.
Odpovědný odborník	Specialista s další odbornou, resortní nebo divizní odpovědností, který je k tomuto účelu jmenován provozovatelem.

Matice odpovědností

Matice Kdo co dělá


Činnost	Obsluha	Odborník	Odpovědný odborník
Ustavení	x	x	x
Uvedení to provozu	x	x	x
Síťová integrace			x
Obsluha	x	x	x
Poruchové hlášení	x	x	x
Odstraňování poruch	(x)	x	x
Výměna přístrojové pojistky		x	x
Údržba		x	x
Oprava ³		x	x
Objednávka opravy			x
Čištění, jednoduché	x	x	x
Vyprázdnění odlučovače	x	x	x
Odstavení z provozu	x	x	x
Dekontaminace ⁴		x	x

³ viz také domovská stránka: VACUUBRAND > Podpora > Návody k technické údržbě

⁴ nebo pověření kvalifikovaného poskytovatele služeb provedením dekontaminace.

2.4 Ochranný oděv

Zvláštní ochranný oděv není pro provoz vývěvy potřebný. Dodržujte provozní návody provozovatele pro své pracoviště.

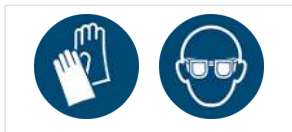

Při čištění, údržbě a opravách doporučujeme nosit plnohodnotné ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

- ⇒ Noste při manipulaci s chemikáliemi osobní ochranné prostředky.

2.5 Opatření pro bezpečnost

Opatření výrobce

Výrobky společnosti **VACUUBRAND GMBH + CO KG** podléhají náročným kontrolám kvality co se týče bezpečnosti a provozu. Každý výrobek je před expedicí podroben rozsáhlému testovacímu programu.

Opatření na straně provozovatele

Vlastní opatření

- ⇒ Používejte vakuový přístroj pouze tehdy, když jste porozuměli návodu k obsluze a principu funkce.
- ⇒ Vyměňte neprodleně vadné součásti, např. nalomený síťový kabel, vadné hadice nebo baňky.
- ⇒ Používejte pouze originální příslušenství a součásti, které jsou dimenzované pro vakuovou techniku, např. vakuová hadice, odlučovač, vakuový ventil atd.
- ⇒ Řiďte se při zacházení s kontaminovanými díly příslušnými předpisy a ochrannými opatřeními, to platí i pro zásilky k opravě.
- ⇒ Zašlete nám pro opravy pečlivě vyplněné a podepsané **osvědčení o nezávadnosti**, než zašlete svůj výrobek k opravě. Pro všechny zásilky k opravě našemu servisu musejí být vyloučené nebezpečné látky.

2.6 Laboratoř a pracovní látky



NEBEZPEČÍ

Únik nebezpečných látek na výstupu.

Při odsávání mohou nebezpečné toxické látky na výstupu unikat do okolního vzduchu.

- Dodržujte provozní pokyny a bezpečnostní předpisy pro manipulaci s nebezpečnými látkami a médii.
- Berte v úvahu, že z ulpělých procesních médií mohou vycházet nebezpečí pro člověka a životní prostředí.
- Používejte a instalujte odlučovače a filtry vhodné pro vaši pracovní činnost.
- Pracujte s odsávacími zařízeními, která jsou určena pro používaných druh nebezpečných látek a poskytují maximální ochranu osob a životního prostředí.

Nebezpečí způsobená různými látkami

Čerpání různých látek

Čerpání různých látek nebo médií může vyvolat vzájemnou reakci látek.

Pracovní látky, které s proudem plynu vnikají do vývěvy, mohou vývěvu poškodit. Nebezpečné látky se mohou ve vývěvě usazovat.

Možná ochranná opatření

Ochranná opatření v závislosti na aplikaci

- ⇒ Vypláchněte vývěvu inertním plynem nebo vzduchem, než změníte čerpané médium.
- ⇒ Ke zředění kritických směsí použijte inertní plyn.
- ⇒ Zabraňte uvolňování nebezpečných, toxických, výbušných, korozivních, zdraví škodlivých nebo životní prostředí ohrožujících kapalin, plynů nebo par, např. vhodným laboratorním zařízením s odtahem a regulací větrání.
- ⇒ Chraňte vnitřek vývěvy před usazeninami nebo vlhkostí, např. přidáním balastního plynu.
- ⇒ Mějte na paměti interakce a možné chemické reakce čerpaných médií.
- ⇒ Ověřte snášenlivost čerpaných látek s materiály čerpací jednotky přicházejícími do kontaktu s médiem.
- ⇒ Oslovte nás, máte-li pochybnosti o používání vývěvy se zvláštními pracovními látkami nebo médii.

Zabránění cizím tělesům uvnitř čerpadla

Respektování
dimenzování vývěvy

Vývěva je určena k čerpání plynů. Částice, kapaliny a prach proto nesmějí proniknout do vývěvy.

- ⇒ Nečerpejte žádné látky, které mohou ve vývěvě tvořit usazeniny.
- ⇒ Nainstalujte vhodné odlučovače a/nebo filtry před vstupem. Vhodné filtry jsou např. chemicky odolné, bezpečné proti ucpávání a s bezpečným průtokem.
- ⇒ Porézní vakuové hadice neprodleně vyměňte.

2.7 Možné zdroje nebezpečí

Zohlednění mechanické stability

Dodržování
mechanické
zatížitelnosti

V důsledku vysokého kompresního poměru čerpadla může na výstupu vznikat vyšší tlak, než připouští mechanická stabilita systému.

- ⇒ Vždy se ujistěte, že výstupní vedení není pod tlakem. K zaručení nebráněného výstupu plynů nesmí být výstup zablokovaný.
- ⇒ Zabraňte nekontrolovanému přetlaku, např. kvůli uzavřenému nebo zablokovanému systému vedení, kondenzátu nebo ucpanému výstupnímu vedení.
- ⇒ Na plynových přípojkách se nesmějí zaměnit přípojky pro vstup IN a výstup EX.
- ⇒ Dodržujte *max. tlaky* na vstupu a výstupu čerpadla a rovněž *max. přípustný diferenční tlak* mezi vstupem a výstupem, podle *Technických údajů*.
- ⇒ Evakuovaný systém a rovněž všechny hadicové spoje musejí být mechanicky stabilní.
- ⇒ Připevněte hadice chladicí kapaliny k hadicovým koncovkám tak, aby se nechtěně neuvolnily.

Zabránění zpětnému toku kondenzátu

Zabránění zpětnému
vzdouvání ve
výfukovém vedení

Kondenzát může poškodit hlavu čerpadla. Kondenzát nesmí výstupní hadicí proudit zpět do výstupu a do hlavy čerpadla. Ve výstupní hadici se nesmí hromadit žádná kapalina.

- ⇒ Zamezte vracení kondenzátu pomocí odlučovače. Do vnitřního prostoru pouzdra se nesmí hadicemi dostat kondenzát.
- ⇒ Položte výstupní hadici od výstupu pokud možno klesající; tzn. probíhající dolů tak, aby se netvořilo zpětné vzdouvání.
- ⇒ Nesprávné měření v důsledku zablokovaného vakuového vedení, např. kondenzát ve vakuovém vedení, může zkreslit měření senzoru vakua.
- ⇒ Vyvarujte se přetlaku v sacím vedení.

Nebezpečí při provětrávání

Dbání nebezpečí při
provětrávání

V závislosti na procesu se může v zařízeních tvořit výbušná směs nebo mohou vzniknout jiné nebezpečné situace.

- ⇒ U hořlavých látek používejte k ventilaci pouze inertní plyn, např. dusík (max. 1,2 bar/900 Torr abs.).

Nebezpečí způsobená zbytkovou energií

Možné zbytkové
energie

Po vypnutí vývěvy a jejím odpojení od elektrické sítě mohou ještě hrozit nebezpečí způsobená zbytkovými energiemi:

- Tepelná energie: odpadní teplo z motoru, horký povrch, kompresní teplo.
- Elektrická energie: Vestavěné kondenzátory mají dobu vybíjení až 3 minuty.

Pamatujte před jednáními:

- ⇒ Nechte vývěvu vychladnout.
- ⇒ Počkejte, až se kondenzátory vybijí.

Nebezpečí způsobená horkými povrchy nebo přehřátím

Povrchové teploty

Podle provozních podmínek a podmínek prostředí může docházet k ohrožením horkými povrchy. Vylučte nebezpečí způsobené horkými povrchy.

- ⇒ Vyhněte se přímému kontaktu s povrchem nebo si nasadte žáruvzdorné ochranné rukavice, pokud nelze kontakt vyloučit.
- ⇒ Zajistěte ochranu proti dotyku, pokud by se měla teplota povrchu pravidelně zvyšovat.
- ⇒ Před údržbou nechte vývěvu vychladnout.

Přehřátí

Vývěva se může přehřátím poškodit. Možnými příčinami jsou nedostatečný přívod vzduchu k ventilátoru a/nebo nedodržení minimálních vzdáleností.

- ⇒ Dodržte pro ustavení přístroje minimální vzdálenost 5 cm mezi ventilátorem a sousedními díly (např. pouzdro, stěny atd.).
- ⇒ Zajistěte vždy dostatečný přívod vzduchu, v případě potřeby zajistěte vnější nucené větrání.
- ⇒ Postavte přístroj na stabilní podklad. Měkký podklad, např. pěnová hmota jako tlumič hluku, může omezovat a blokovat přívod vzduchu.
- ⇒ Vyčistěte znečištěné ventilační drážky.
- ⇒ Před uvedením do provozu odstraňte ze spotřebiče všechny kryty, které k němu nepatří.
- ⇒ Zabraňte silnému přívodu tepla horkými procesními plyny.
- ⇒ Dodržujte maximální přípustnou teplotu média podle *Technických údajů*.

Udržujte štítky čitelné

Označení a štítky

Udržujte pokyny a štítky připevněné na přístroji v čitelném stavu:

- ⇒ Označení přípojek
- ⇒ Výstražné a informační štítky
- ⇒ Údaje o motoru a typové štítky

2.8 Ochrana motoru

Ochrana proti
přehřátí

Za účelem ochrany proti přetížení je v motoru zabudováno teplotní čidlo. V případě přehřátí se čerpadlo vypne.

Postup restartování

Pozor: Možné pouze ruční znovunastavení. Pokud je čerpadlo z důvodu tohoto bezpečnostního opatření vypnuto, je třeba poruchu resetovat ručně: Zjistěte a odstraňte příčinu poruchy -> Nechte čerpadlo vychladnout a poté jej znovu zapněte.

2.9 Kategorie přístrojů ATEX

Instalace a výbušné prostředí

Instalace a provoz v oblastech, v nichž se může vyskytovat výbušná atmosféra v nebezpečném množství, nejsou dovolené.


Uživatel je zodpovědný za posouzení nebezpečí pro přístroj, aby mohla být v případě potřeby přijata ochranná opatření pro jeho instalaci a bezpečný provoz.

Schválení ATEX platí pouze pro vnitřní oblast čerpací jednotky, která je v kontaktu s médiem, ne pro okolní oblast.

Označení přístrojů ATEX

Kategorie přístrojů
ATEX



Vakuové přístroje označené symbolem  mají schválení podle označení ATEX na typovém štítku.

Provoz je povolen pouze v technicky bezvadném stavu.

Výrobek je dimenzovaný pro nízký stupeň mechanického nebezpečí a je třeba jej nainstalovat tak, aby nemohl být z vnějšku mechanicky poškozen.

Kategorie přístrojů
ATEX a periferní
zařízení

Kategorie přístrojů ATEX čerpací jednotky závisí na připojených součástech a periférii. Součásti a periferní zařízení musí mít stejnou nebo vyšší klasifikaci než ATEX.

Zabránění zdrojům
vznícení

Použití zavzdušňovacích ventilů je přípustné pouze tehdy, když je zajištěno, že se tím ve vnitřním prostoru čerpací jednotky za normálních podmínek nevytvoří žádná výbušná směs nebo se podle vší pravděpodobnosti vytvoří pouze krátkodobě a zřídka.

⇒ Případně zavzdušňujte inertním plynem.

Informace o kategorii přístrojů ATEX jsou k dispozici online: [Informace ATEX](#)

Omezení provozních podmínek

Vysvětlení podmínek
použití X
Příklad části
typového štítku



Význam pro přístroje označené symbolem **X**:

- Přístroje mají nízkou úroveň mechanické ochrany a musí být instalovány tak, aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození zvenčí, např. instalujte čerpací stanice tak, aby byly chráněny proti nárazu, pro skleněné baňky nainstalujte ochranu proti roztříštění atd.
- Přístroje jsou navrženy pro provozní teplotu okolí a média +10 °C – +40 °C. Tyto teploty okolí a média nesmí být v žádném případě překročeny. Při přepravě/měření nevybušných plynů platí rozšířené teploty nasávaného plynu, viz kapitola: Technické údaje, teplota média (plyn).

2.10 Likvidace



POZNÁMKA

Nesprávná likvidace elektronických komponent může způsobit poškození životního prostředí.

Staré elektronické přístroje obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo zdraví. Vysloužilé elektrické přístroje obsahuje mimo jiné cenné suroviny, které při odborné likvidaci v recyklačním procesu slouží k regeneraci surovin.

Koncoví uživatelé jsou ze zákona povinni odevzdat staré elektrické a elektronické přístroje ve schválené sběrně.


- ⇒ Zálohujte a smažte na vlastní odpovědnost možná data před likvidací elektrického přístroje.
- ⇒ Zlikvidujte odborně elektrický šrot a elektronické komponenty na konci jejich životnosti.
- ⇒ Dodržujte národní předpisy k likvidaci odpadů a ochraně životního prostředí.

3 Popis výrobku

Čerpací jednotky řady PC 301x NT VARIO select se v zásadě skládají z membránového čerpadla, regulované pomocí Pohon VARIO, vakuového regulátoru typu VACUU·SELECT® se snímačem VACUU·SELECT a chladiče s odlučovačem. Chladiče se dodávají v různých provedeních. Rozdíly jsou ve způsobu fungování chladičů. V čerpadle je instalován frekvenční měnič a spínaný zdroj napájení.

3.1 Principiální struktura řady čerpacích jednotek

Zobrazení a
principiální struktura
PC 301x NT VARIO
select

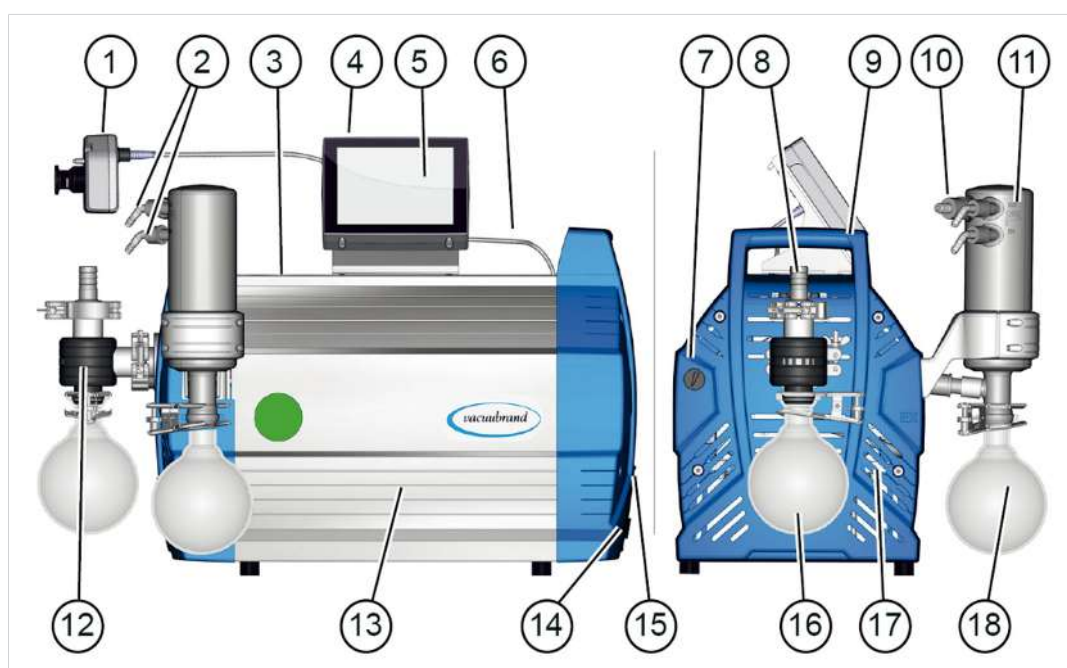


Význam

- | | |
|----|--|
| 1 | Senzor VACUU·SELECT, k montáži na sací vedení |
| 2 | Přípojky chladiwa |
| 3 | Chemické membránové čerpadlo |
| 4 | Vypínač regulátoru VACUU·SELECT |
| 5 | Ovládací jednotka VACUU·SELECT |
| 6 | Kabel VACUU·BUS (zdroj napětí regulátoru + řídicí kabel) |
| 7 | Ventil balastního plynu |
| 8 | Přípojka vakua – vstup IN |
| 9 | Rukojeť (2x) |
| 10 | Přípojka výstupu – výstup EX |
| 11 | Emisní kondenzátor EK |
| 12 | Odlučovač sání |
| 13 | Boční obložení |

- 14 Síťová přípojka čerpací stanice, vypínač (kolébkový spínač) + přístrojová pojistka
- 15 Typový štítek
- 16 Kulatá baňka na vstupu
- 17 Část krytu s rukojetí, vepředu
- 18 Kulatá baňka na výstupu

3.2 Řada chemicky odolných čerpacích jednotek

Přehled chemicky odolných čerpacích jednotek

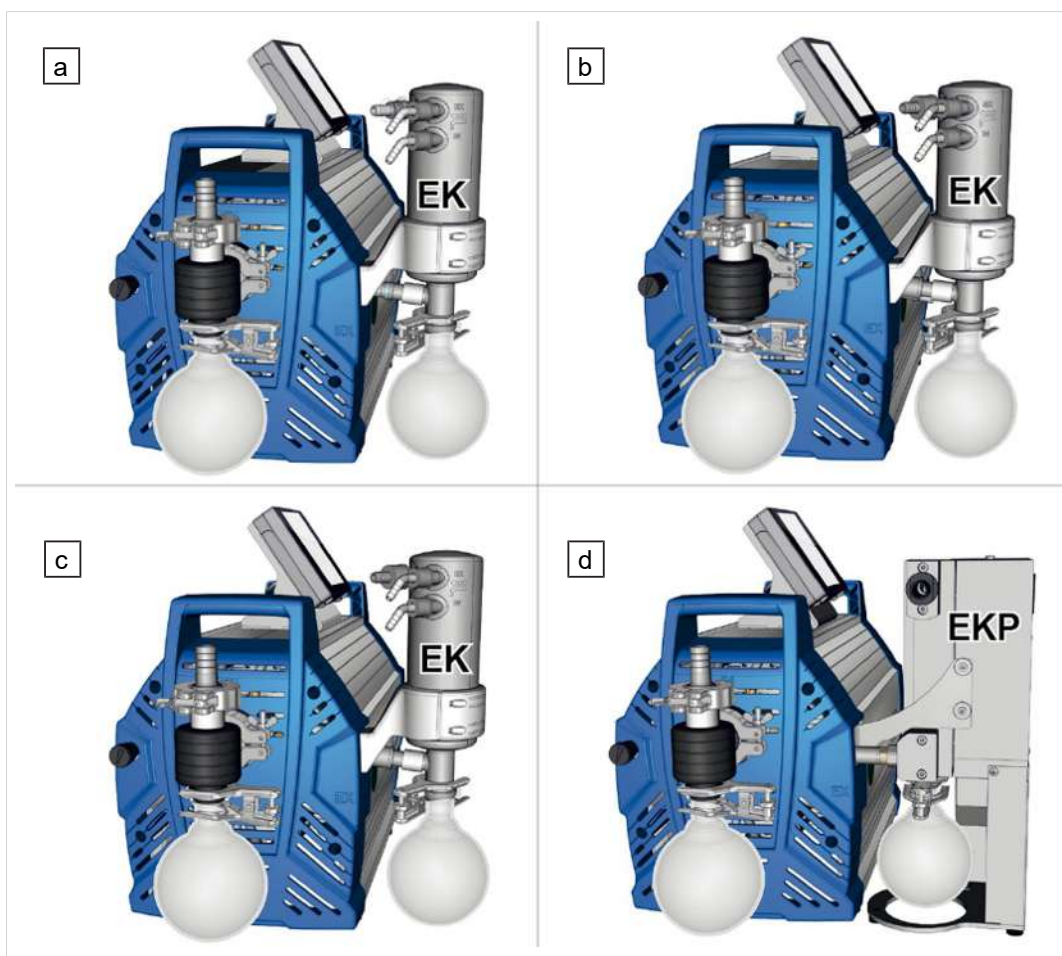

Význam

Chemicky odolná čerpací jednotka	Hlava čerpadla	Stupně	AK	EK	EKP
a PC 3010 NT VARIO select	8	4	•	•	
b PC 3016 NT VARIO select	8	1	•	•	
c PC 3012 NT VARIO select	8	3	•	•	
d PC 3012 NT VARIO select EKP	8	3	•		•

Zkratky specifické pro výrobek

Zkratky specifické
pro výrobek


AK	Baňka odlučovače, namontovaná na vstupu nebo výstupu
EK	Emisní kondenzátor, namontovaný na výstupu
EKP	Emisní kondenzátor Peltronic, namontovaný na výstupu
PC	Chemicky odolná čerpací jednotka s typovým označením

3.3 Kondenzátory a chladiče

3.3.1 Odlučovač/kondenzátor na vstupu

Přípojka na baňce odlučovače

Přípojky na AK

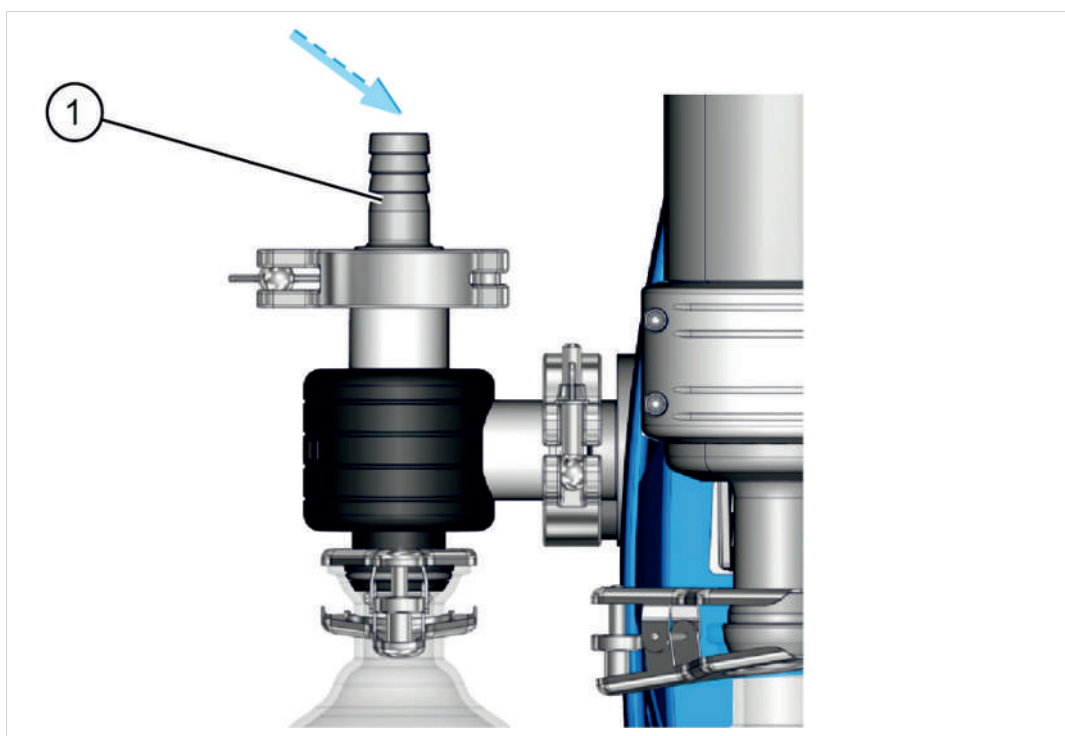

Význam

1 Přípojka vstupu vakuum IN

3.3.2 Kondenzátor na výstupu

Přípojka a chladiivo na emisním kondenzátoru

Přípojky na EK




Význam

- 1 Přípojka výstupu chladivo EX
- 2 Přípojka vstupu chladivo, např. voda
- 3 Přípojka výstupu EX (plyn / čerpaná média)

3.4 Příklad aplikace

Místní rozvod vakua

-> Příklad
Místní vakuová síť

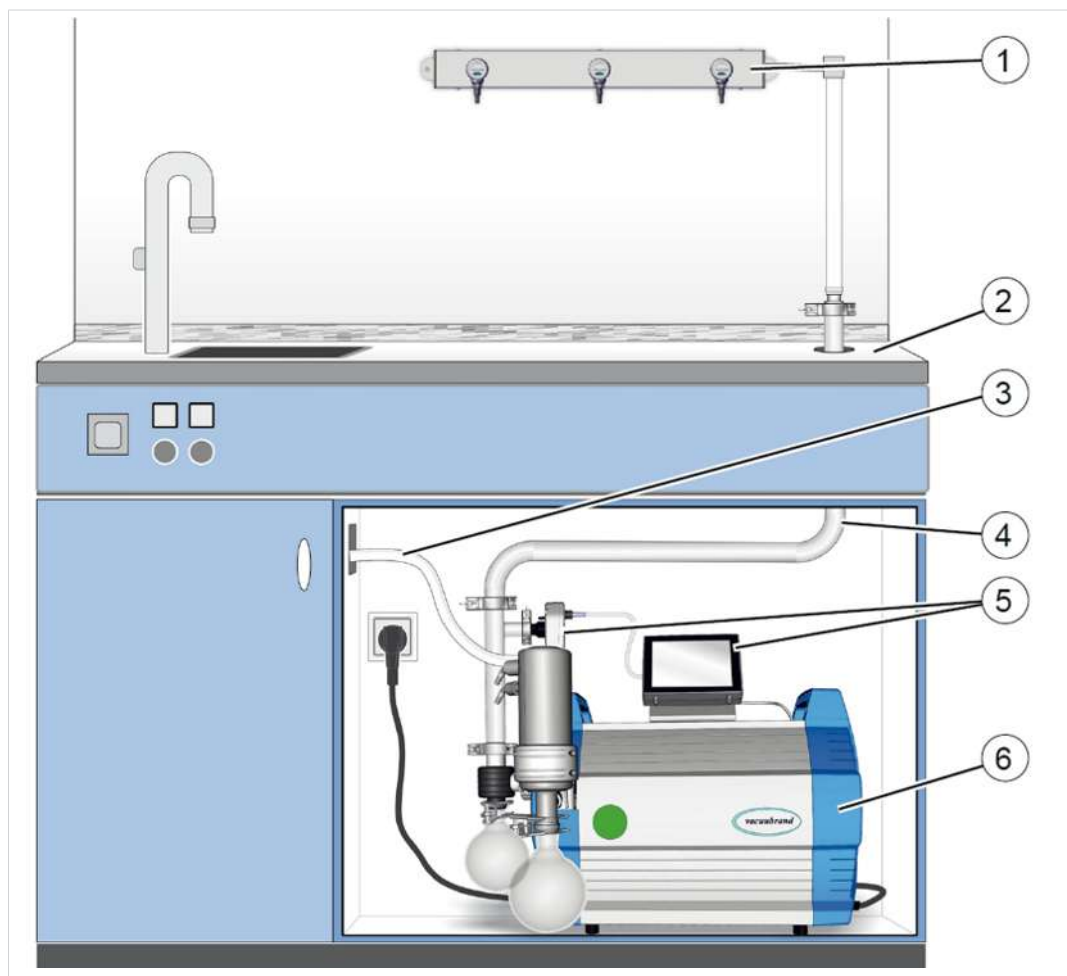

Popis

- 1 Příklad použití: VACUU·LAN®, uspořádání rozvodu vakua s tříventilovým modulem
- 2 Laboratorní nábytek
- 3 Hadice pro výfukové plyny (umístěná v digestoři)
- 4 Vakuové hadice
- 5 VACUU·SELECT ovládací panel + VACUU·SELECT senzor
- 6 **PC 3012 NT VARIO select** vakuová jednotka

4 Ustavení a připojení

4.1 Přeprava



Originální obal je pro bezpečnou přepravu přesně přizpůsobený vašemu výrobku.


⇒ Pokud je to možné, originální obal si uschovejte, např. pro zaslání k opravě.

Příchod zboží

- ⇒ Zkontrolujte ihned po obdržení dodávky možná poškození při přepravě a úplnost.
- ⇒ Oznamte poškození při přepravě neprodleně a písemně dodavateli.

Vybalení

-> Příklad
Čerpací jednotka v
originálním obalu s
příloženými balíčky

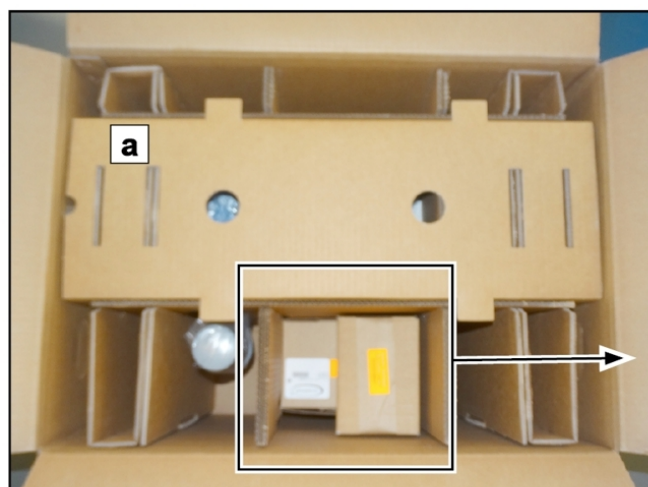

- (a) = čerpací jednotka
- (b) = skleněná baňka + příslušenství
- (c) = návod k obsluze, kabel, vstup
- (d) = regulátor, senzor vakua, kabel

1. Vyjměte všechny příložené balíčky z originálního obalu a rozbalte je.
2. Porovnejte rozsah dodávky s dodacím listem.



Upozorňujeme, že hmotnost čerpací stanice může činit přibližně 30–34 kg. Doporučujeme použít zvedací pomůcku. Pomocí úchytů na boku zvedněte přístroj z obalu.

4.2 Ustavení

POZNÁMKA

Kondenzát může poškodit elektroniku.

Velký teplotní rozdíl mezi místem skladování a místem instalace může vést k tvorbě kondenzátu.

⇒ Nechte vakuový přístroj po příchodu zboží nebo skladování před uvedením do provozu nejméně 3-4 hodiny aklimatizovat.


Kontrola podmínek ustavení

Úprava podmínek
instalace

- Přístroj je aklimatizovaný.
- Podmínky prostředí jsou dodrženy a leží v rámci mezí použití.
- Čerpadlo musí být ustavené stabilně, bez dalšího mechanického kontaktu kromě nožek čerpadla.

Instalace vývěvy

-> Příklad
Náčrt minimálních
vzdáleností v
laboratorním
nábytku

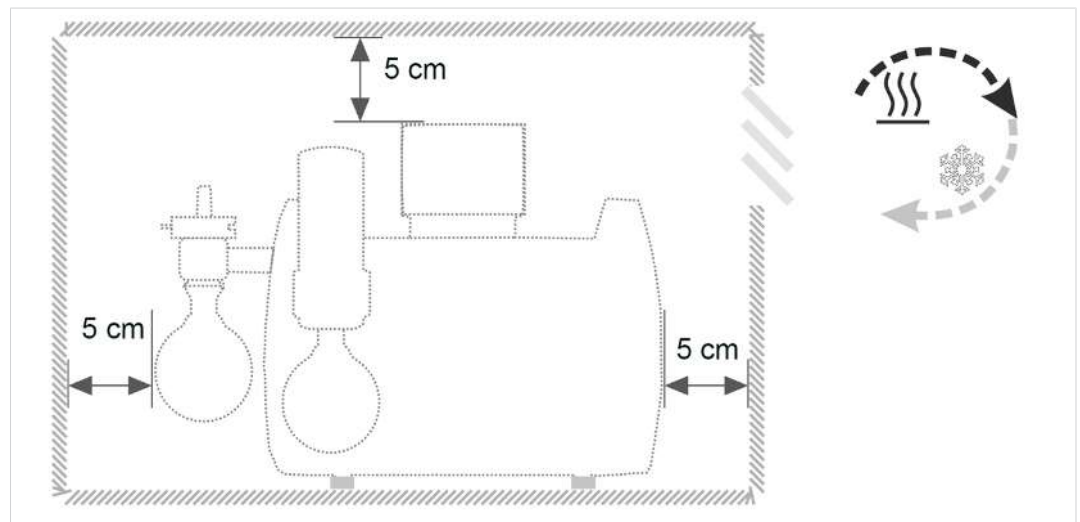

- ⇒ Ustavte vývěvu na nosnou rovnou plochu bez otřesů.
- ⇒ Dodržte při vestavbě do laboratorního nábytku minimální vzdálenost 5 cm (2 in.) od sousedních předmětů.
- ⇒ Zabraňte zadržování tepla a zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu, speciálně v uzavřených pouzdrech.

Dodržujte meze použití

Podmínky prostředí

Podmínky prostředí		(US)
Teplota prostředí	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Instalační výška, max.	2000 m nad hladinou moře	6562 ft above sea level
Vlhkost vzduchu	30 – 85 %, bez rosení	
Stupeň znečištění	2	
Rázová energie	5 J	
Druh krytí (IEC 60529)	IP 40	
Druh krytí (UL 50E)	Typ 1	
Zabraňte tvorbě kondenzátu nebo znečištění prachem, kapalinami, korozivními plyny.		

- ⇒ Povšimněte si uvedené ochrany IP. Ochrana IP je zaručena pouze tehdy, když se přístroj příslušně namontuje a připojí.
- ⇒ Při připojování vždy dodržujte údaje na typovém štítku a informace v kapitole Technické údaje.

4.3 Upevňovací konzola regulátoru





Upevňovací konzola, regulátor, šroubení a senzor vakua jsou uzavřené ve vlastním kartonu.



Před instalací namontujte upevňovací konzolu na čerpací jednotku, upevněte v něm regulátor a připojte kabely sběrnice VACUU·BUS; viz následující popis montáže.

Namísto montáže na čerpací jednotku můžete regulátor namontovat přímo do laboratorního nábytku s vhodným výřezem; pro připojení pak použijte prodlužovací kabel VACUU·BUS.

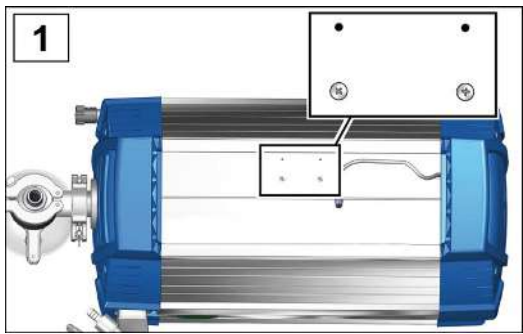Montáž upevňovací konzoly

Montáž upevňovací konzoly na čerpací jednotku (volitelná možnost)


	
<p>1. Vyšroubujte šroubení z čerpací jednotky; křížový šroubovák vel. 1.</p>	<p>2. Umístěte upevňovací konzolu na čerpací jednotku.</p>
	
<p>3. Zašroubujte šroubení s upevňovací konzolou.</p>	<p>4. Zasuňte regulátor do upevňovací konzoly.</p>

	
<p>5. Zapojte kabel VACUU·BUS do síťové přípojky na zadní straně regulátoru.</p>	<p>6. Připojte také kabely VACUU·BUS od periferních zařízení, například senzoru vakua. Pokud přípojky nestačí, použijte Y-adaptéry (viz příslušenství).</p>

4.4 Přípojka (napájecí přípojky)

V čerpací jednotce jsou přípojky pro podtlak, výfukové plyny a volitelně pro balastní plyn, ventilaci a chladicí vodu. Provedte připojení pro čerpací jednotku tak, jako je popsáno v následujících příkladech. Ke kondenzátorům také připevněte přípojky a skleněné baňky, které jsou součástí balení.

4.4.1 Přípojka vakua (IN)

	<p>VÝSTRAHA</p>
	<p>Pružné vakuové hadice se mohou při evakuování smrštit.</p> <p>Nezafixované spojené komponenty mohou trhavým pohybem (smršněním) pružné vakuové hadice způsobit zranění nebo škody. Vakuová hadice se může uvolnit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zafixujte vakuovou hadici na přípojkách. ➤ Zafixujte spojené komponenty. ➤ Odměřte pružnou vakuovou hadici tak, abyste započítali maximální smrštění, tzn. stažení.


POZNÁMKA

Cizí tělesa v sacím vedení mohou vakuové čerpadlo poškodit.

⇒ Zabraňte tomu, aby mohly být částice, kapaliny nebo nečistoty nasávány nebo aby mohly téct zpět.

Připojení vakuové hadice

-> Příklad
Přípojka vakua na
vstupu IN

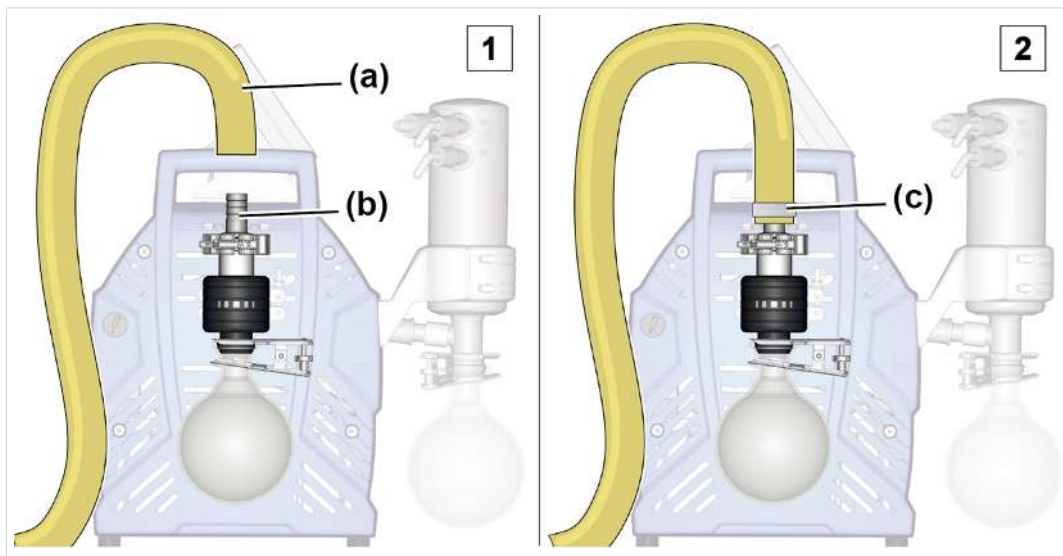

1. Vezměte vakuovou hadici **(a)**, která odpovídá velikosti klíče 15 hadicové koncovky **(b)**.
2. Nasad'te vakuovou hadici **(a)** na hadicovou koncovku a upevněte vakuovou hadici, např. hadicovou sponou **(c)**. Alternativně můžete kovovou hadici přímo spojit s malou přírubou KF25; viz → **Objednací údaje na straně 87**.



Optimálního vakua dosáhnete pro vlastní použití dodržáním následujících bodů:

- ⇒ Připojte co nejkratší vakuové vedení s maximálně možným průřezem.
- ⇒ Používejte vakuovou hadici, která je dimenzovaná pro použitý rozsah vakua, s dostatečnou stabilitou.
- ⇒ Připojte hadicová vedení plynotěsně.

4.4.2 Přípojka výstupu (OUT)



VAROVÁNÍ


Nebezpečí prasknutí v důsledku přetlaku ve výstupním vedení.

Nepřípustně vysoký tlak ve výstupním vedení může vývěvu přivést k prasknutí nebo poškodit těsnění.

- Výstupní vedení (výstup, výstup plynu) musí být vždy volné a bez tlaku.
- Výstupní hadici vždy pokládejte klesající nebo učiňte opatření k zabránění zpětnému toku kondenzátu do vývěvy.
- Dodržujte maximálně přípustné tlaky a tlakové rozdíly.

Připojte výstupní hadici.

-> Příklad
Přípojka výstupního
vedení na výstup EX

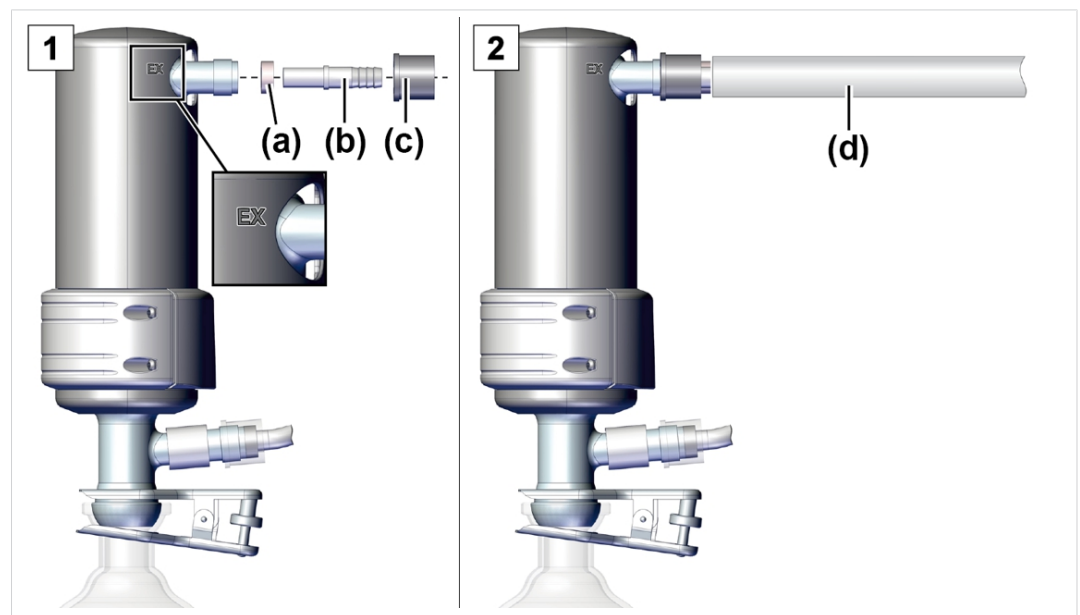

1. Spojte gumový těsnicí kroužek **(a)**, hadicovou koncovku **(b)** a převlečnou matici **(c)** podle vyobrazení a našroubujte je na přípojku.
2. Nasuňte výstupní hadici **(d)** na hadicovou koncovku a položte hadici v případě potřeby do odtahu. V případě potřeby upevněte výstupní hadici, např. hadicovou sponou.

4.4.3 Připojení chladiva na emisním kondenzátoru

Skleněné chladiče a
chladičí kapalina

Emisní kondenzátor EK má přípojku pro chladicí kapaliny. K chlazení se hodí např. voda nebo kapalina v okruhu oběhového chladiče.

Emisní kondenzátor na straně tlaku umožňuje účinnou kondenzaci čerpaných par na výstupní straně.

- Proti zpětnému toku kondenzátu
- Kontrolovaný sběr kondenzátu
- Téměř 100 % zpětné získávání rozpouštědel

Izolační plášť chrání před skleněnými střepy při prasknutí, izoluje tepelně proti tvorbě kondenzátu a tvoří vnější ochranu proti nárazu.

Skleněný chladič je navržen pro absolutní tlak chladiva 6 bar (87 psi). Pevnost skleněných aparatur však závisí na mnoha faktorech:

- Vady povrchu (např. mikrotrhliny) se v průběhu používání zvětšují.
- Napětí v tahu může být způsobeno temperováním, exotermickými reakcemi, autoklávováním, spojovacími prvky a spojovacími prvky (např. zábrusové svorky) a také přetlakem a podtlakem.

Společnost VACUUBRAND nepřebírá žádnou záruku za pevnost skleněných chladičů.

Společnost VACUUBRAND nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené chladičem, které vzniknou při používání chladiče.



NEBEZPEČÍ

Únik nebezpečných látek při poškození chladiče.

V případě poškození chladiče mohou být do okolního ovzduší uvolňovány nebezpečné nebo toxické látky. Chladivo může reagovat s kondenzovanou kapalinou v zachytné baňce.

- Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s nebezpečnými látkami a médii.
- Zajistěte, aby v případě poškození chladiče nemohlo dojít k nebezpečné situaci, např. provozem čerpadla v odsávacím zařízení.
- Pravidelně kontrolujte skleněné součásti, zda nejsou prasklé nebo poškozené. Nepoužívejte poškozené chladiče a vadné součásti okamžitě vyměňte.

**VÝSTRAHA****Kondenzovaná voda může poškodit elektrické součásti.**

Vlhkost okolního vzduchu může kondenzovat na studených chladicích trubkách a odkapávat.

- Chladicí potrubí vždy pokládejte tak, aby na čerpadlo nebo elektrické součásti, jako jsou kabely, elektronika nebo zásuvky, nemohla kapat kondenzovaná voda.

**VÝSTRAHA****Nepřípustný přetlak v okruhu chladiva může poškodit emisní kondenzátor.**

Emisní kondenzátor může být poškozen přetlakem. Hadice chladicí kapaliny se mohou uvolnit. Může dojít k úniku chladiva.


- Dodržujte maximální přípustný tlak chladiva na emisním kondenzátoru 6 bar (87 psi) absolutní.
- Vždy zajistěte volný odtok chladiva z emisního kondenzátoru (bez tlaku).
- Zabraňte nepřípustnému přetlaku v okruhu chladiva, např. zablokovanými, zalomenými nebo zmáčknutými hadicemi chladiva.
- Volitelný ventil chladicí vody instalujte vždy pouze na přívod do emisního kondenzátoru, nikdy do odtoku.
- Dodržujte maximální přípustný tlak ostatních komponent připojených k okruhu chladiva (např. ventil chladicí vody).

POZNÁMKA**Únik chladiva může způsobit poškození vakuového čerpadla nebo okolí.**

- ⇒ Použijte omezení tlaku pro chladivo.
- ⇒ Používejte pouze omezené množství chladiva, např. pomocí cirkulačního chladiče.
- ⇒ Používejte monitorování chladiva, např. vodní detektor nebo vodní kontrolor (Aquastop).

Připojení chladiva

-> Příklad
Přípojka chladiva na
EK

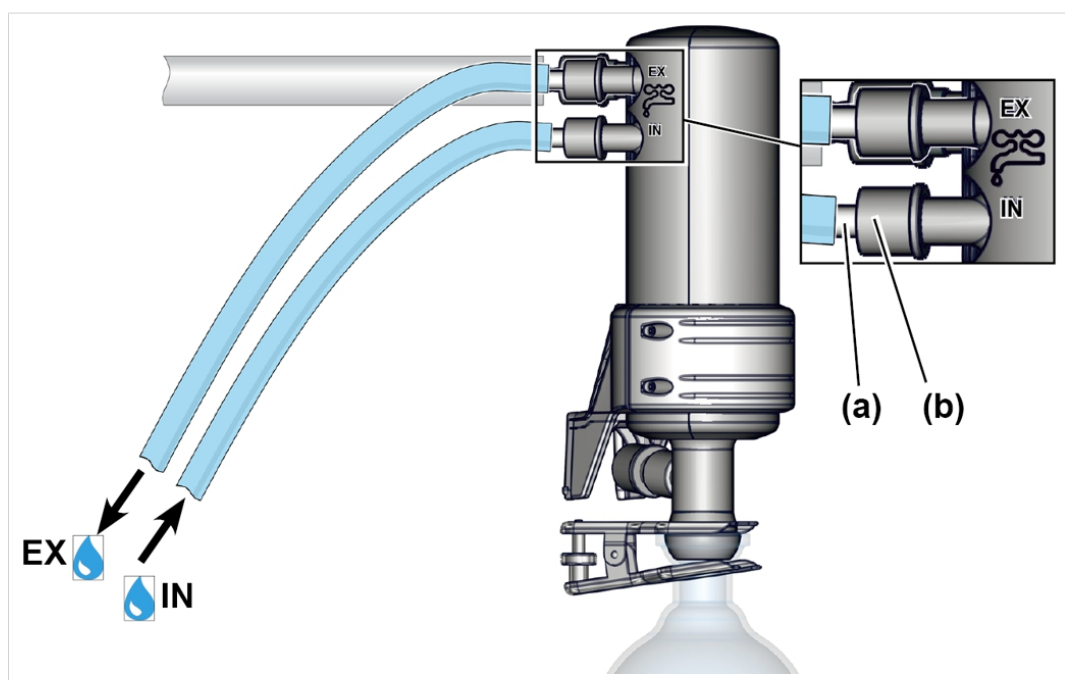

1. Vyjměte obě ohnuté hadicové koncovky z kulaté baňky.
 2. Připevněte obě hadicové koncovky **(a)** ke kondenzátoru pomocí převlečných matic **(b)** podle obrázku.
 3. Připevněte hadice DN 6 až DN 8 pro chladicí médium podle obrázku na kondenzátoru:
IN = Přívod
EX = Odtok
 4. Hadice zajistěte, např. pomocí hadicových spon proti nechtěnému uvolnění.
 - Připojené hadice chladiva.
- ⇒ Před každým uvedením do provozu a pravidelně během provozu zkontrolujte spoje hadic.

POZNÁMKA! Přípustný rozsah teploty chladiva na emisním kondenzátoru: -15 °C až +20 °C.



Jako alternativu ke skleněným chladičům chlazeným kapalinou nabízí VACUUBRAND bezvodý, elektricky poháněný Peltierův chladič.

⇒ V případě potřeby kontaktujte náš zákaznický servis.

4.4.4 Zavzdušňovací přípojka




NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu v důsledku provětrání vzduchem.

V závislosti na procesu se může při zavzdušnění tvořit výbušná směs nebo mohou vzniknout jiné nebezpečné situace.

- Nikdy neprovětrávejte vzduchem procesy, při nichž může vznikat výbušná směs.
- U hořlavých látek používejte k ventilaci pouze inertní plyn, např. dusík (max. 1,2 bar/900 Torr abs.).

Senzor VACUU·SELECT® se zavzdušňovacím ventilem

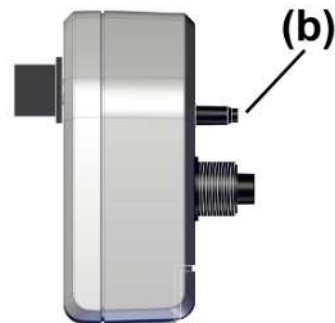


Zavzdušňovací přípojka (b) pro **senzor VACUU·SELECT®** je popsána níže.

Alternativně můžete použít větší ventil, např. **VB M-B** (#20674217), pro rychlejší zavzdušnění

Zavzdušnění okolním vzduchem⁵

Pozice zavzdušňovací přípojky

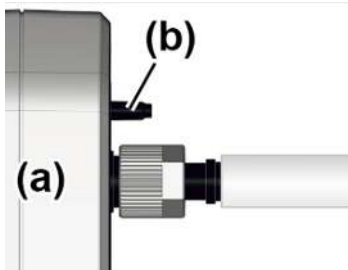


Pro zavzdušnění (b) okolním vzduchem nemusí být na senzoru (a) nic připojené.

⁵ Platí pouze pro senzory s integrovaným zavzdušňovacím ventilem.

Provětrávání inertním plynem⁶ – připojení zavzdušňovacího ventilu

Potřebný připojovací materiál: Hadice pro hadicovou koncovku, např. silikonová hadice 4/5 mm.

Přípojka inertního plynu zavzdušňovací ventil

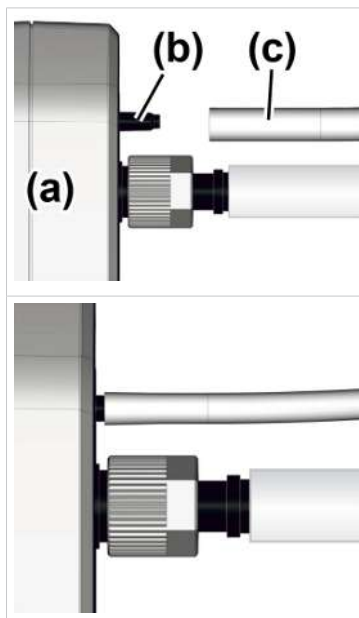

⇒ Připojte hadici (c) na přípojku zavzdušňovacího ventilu (b) a připojte inertní plyn (max. 1,2 bar/ 900 Torr, abs.).

Zavzdušňovací ventil s hadicí pro provětrávání inertním plynem.

4.4.5 Balastní plyn (GB)

Použití okolního vzduchu jako balastního plynu



NEBEZPEČÍ


Nebezpečí výbuchu kvůli vzduchu jako balastnímu plynu.

Použitím vzduchu jako balastního plynu se do vnitřního prostoru vývěvy dostává malé množství kyslíku. V závislosti na procesu se může kvůli kyslíku ve vzduchu tvořit výbušná směs nebo mohou vzniknout jiné nebezpečné situace.

➤ Jako balastní plyn používejte pouze inertní plyn, např. dusík (max. 1,2 bar/900 Torr abs.), pro zápalné látky a pro procesy, při kterých může dojít ke vzniku výbušné směsi.

⁶ Zabraňte přetlaku.


Poloha ventilu
balastního plynu

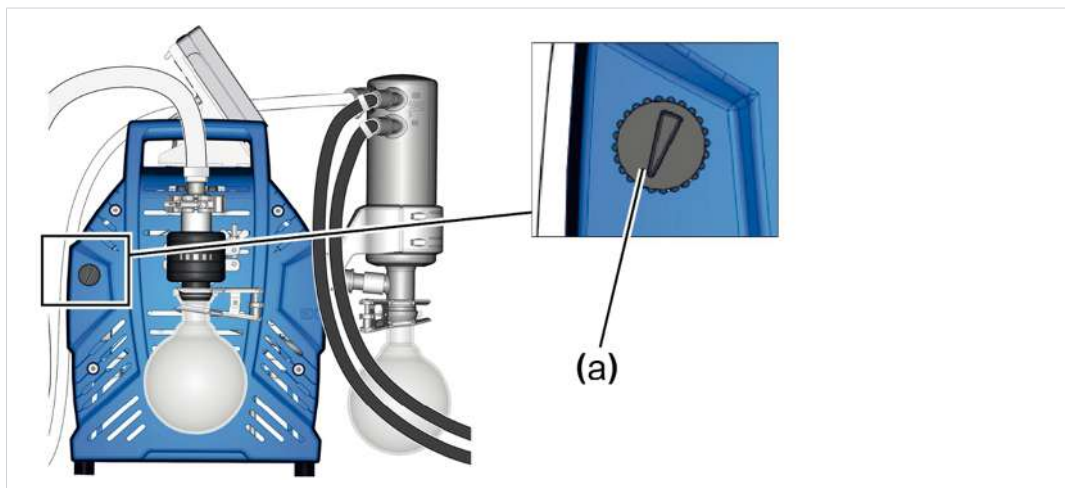

Má-li se jako balastní plyn používat okolní vzduch, není třeba k čerpací jednotce nic připojovat; ventil balastního plynu **(a)**; viz také kapitola: → **Provoz s balastním plynem na straně 46**

Použití inertního plynu jako balastního plynu - VOLITELNÁ MOŽNOST

Příprava přípojky
inertního plynu (GB)

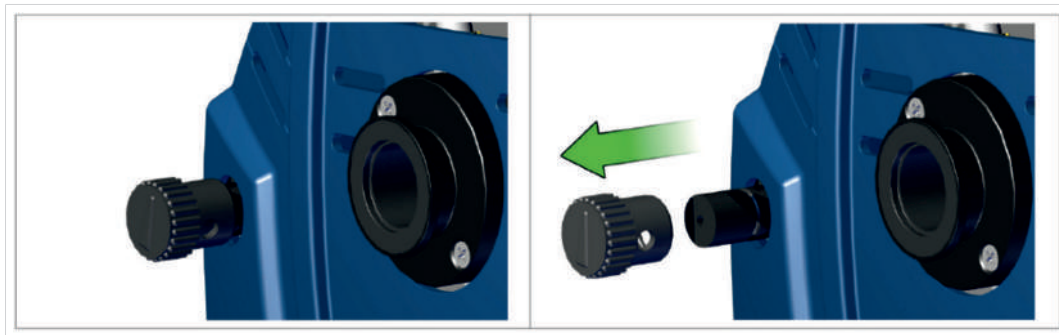

⇒ Stáhněte černý uzávěr balastního plynu a na jeho místo připojte adaptér balastního plynu.




Možnosti připojení a adaptéry pro hadicovou koncovku nebo malou přírubu jsou k dispozici na vyžádání.

4.5 Elektrické připojení

Elektrické připojení čerpací jednotky

-> Příklad
Elektrické připojení
čerpací jednotky

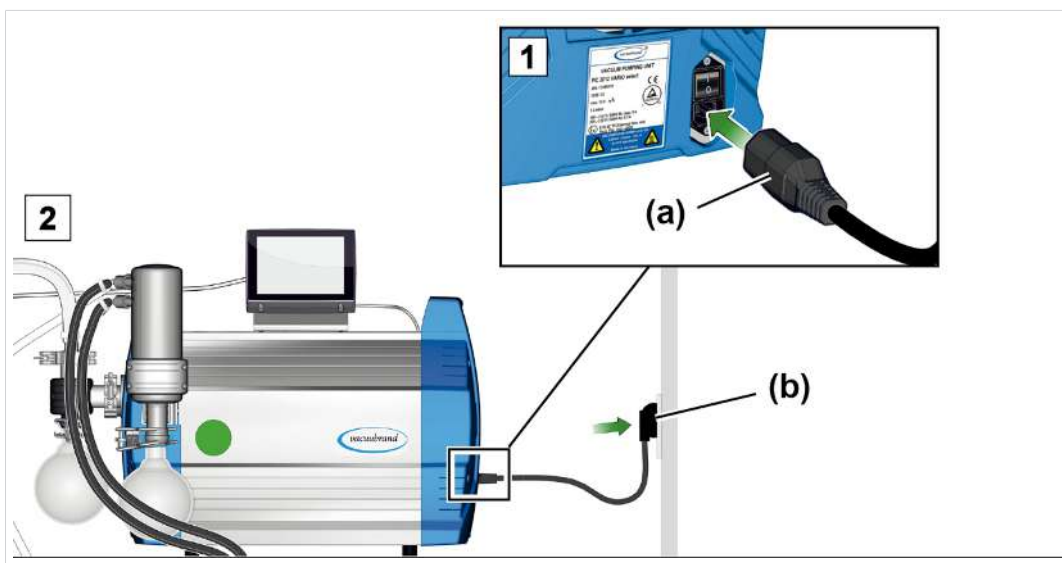


1. Zapojte zásuvku **(a)** síťového kabelu do síťové přípojky vývěvy.
2. Zapojte síťovou zástrčku **(b)** do síťové zásuvky.
 - Čerpací jednotka elektricky připojená.

POZNÁMKA! Položte síťový kabel tak, aby se nemohl poškodit o ostré hrany, chemikálie nebo horké plochy.

Síťové přípojky s kódem země

-> Příklad
typy síťových
zástrček

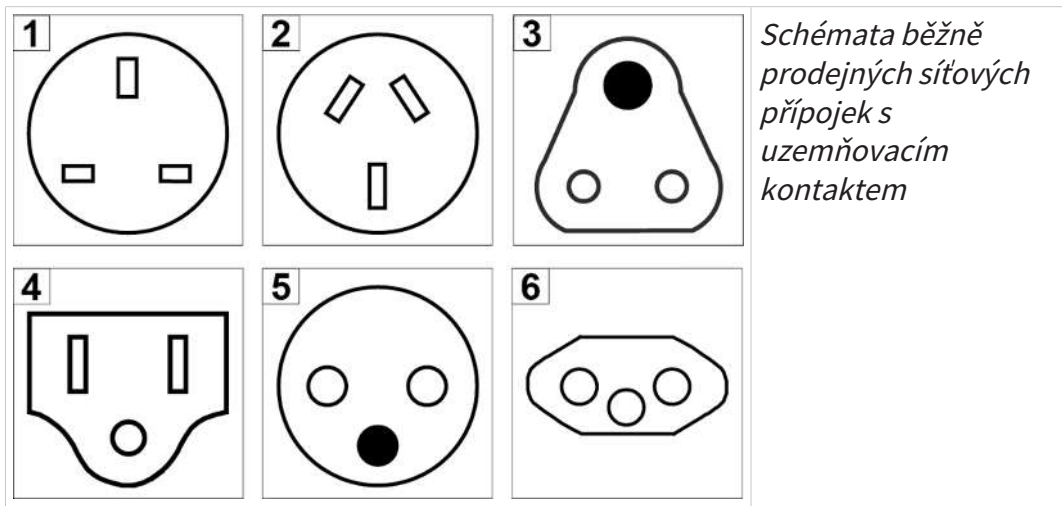

*Schémata běžně
prodejných síťových
přípojek s
uzemňovacím
kontaktem*

1 UK	2 CN	3 IND
4 US	5 CEE	6 CH

Vývěva se dodává hotová k použití s vhodnou síťovou zástrčkou.

POZNÁMKA!


- ⇒ Používejte síťovou zástrčku, která se hodí k vaší síťové přípojce.
- ⇒ Nepoužívejte vícekrát v řadě zapojené rozdvojky jako síťovou přípojku.
- ⇒ Síťová zástrčka slouží také jako odpojovač. Přístroj musí být umístěný tak, aby bylo možné zástrčku od přístroje snadno odpojit.

Možnosti připojení vakuového příslušenství

Rozhraní VACUU·BUS se používá jako napájecí a řídicí vedení pro vakuové příslušenství

1. Připojte příslušenství k regulátoru pomocí kabelu VACUU·BUS.
2. V případě potřeby rozšiřte dosah a rozsah připojení pomocí vhodných Y adaptérů a prodlužovacích kabelů.

-> Příklad
Základní vyobrazení
regulátoru s
připojeným ventilem
a snímači

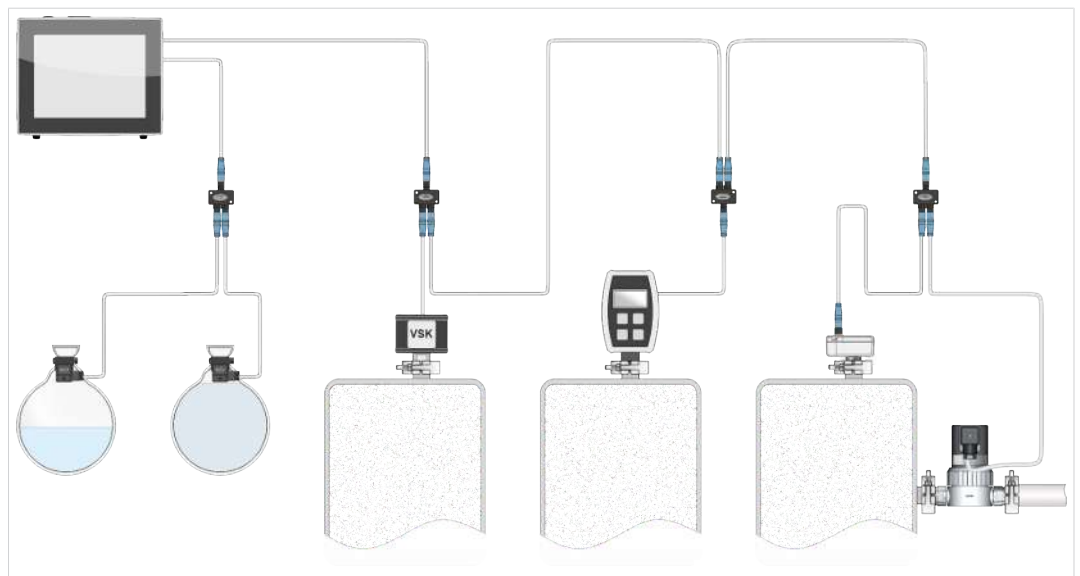

Příslušenství -> viz kapitola Údaje k objednávce

5 Provoz

Před uvedením do provozu se ujistěte, že byly řádně provedeny činnosti popsané v kapitole **Ustavení a připojení**.

S výjimkou kapitol o zapínání a vypínání obsahuje tento návod k obsluze popis mechaniky čerpací jednotky řady PC 301x NT VARIO select.

Obsluha vestavěného regulátoru vakua⁷ a jeho funkce jsou popsány v samostatném návodu k obsluze **VACUU·SELECT**.

5.1 Zapnutí

Zapnutí čerpací jednotky

Zapnutí



1. Zapněte kolébkový spínač **(a)** – **spínací poloha I**.
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF **(b)** na regulátoru.
 - Zobrazení displeje s úvodní obrazovkou.
 - Přibližně po 30 sekundách se na displeji regulátoru zobrazí zobrazení procesů s ovládacími prvky.


⁷ WEB: <https://www.vacuubrand.com/controller>

5.2 Obsluha s regulátorem

5.2.1 Uživatelské rozhraní


Uživatelské rozhraní

VACUU-SELECT® s
procesním
zobrazením

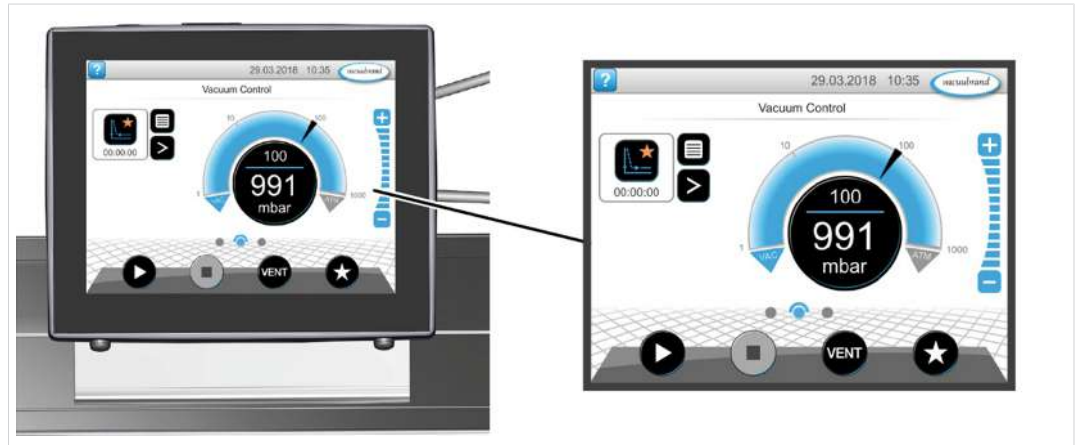

Zobrazení procesů



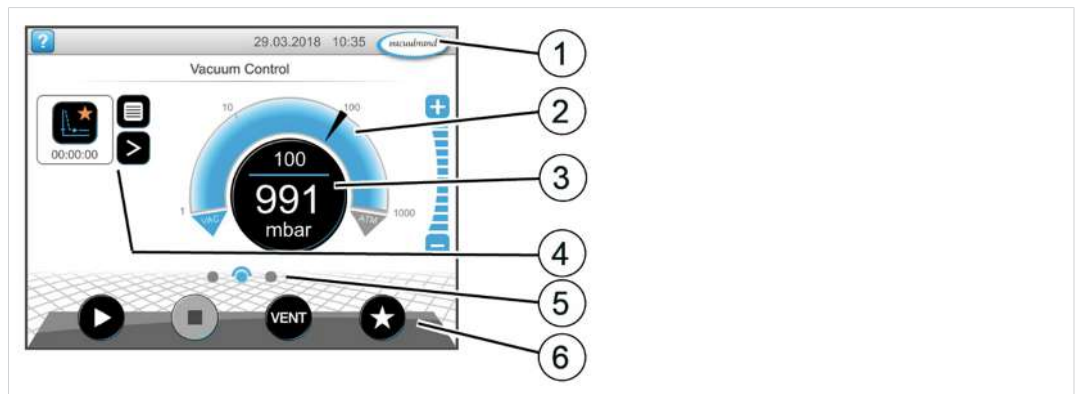






Zobrazení tlaku pro
proces



- 1 Stavová lišta
- 2 Analogové zobrazení tlaku – tlakový oblouk
- 3 Digitální zobrazení tlaku – hodnota tlaku (požadovaná hodnota, skutečná hodnota, jednotka tlaku)
- 4 Zobrazení procesů s kontextovými funkcemi
- 5 Navigace na obrazovce
- 6 Ovládací prvky k řízení

Ovládací prvky

Ovládací prvky
regulátoru vakua



Tlačítko		Funkce
		Start Spuštění aplikace – pouze v zobrazení procesů.
		Stop Zastavení aplikace – možné vždy.
		VENT⁸ – provětrání systému (volitelná možnost) Stisknutí tlačítka < 2 sek. = krátké provětrání, regulace běží dále.
		Stisknutí tlačítka > 2 sek. = provětrání do atmosférického tlaku, vývěva se zastaví. Stisknutí tlačítka při provětrávání = provětrávání se zastaví.
		Oblíbené Vyvolání nabídky Oblíbené.

⁸ Tlačítko VENT se zobrazí pouze v případě, že je připojen nebo aktivován zavzdušňovací ventil.

5.2.2 Obsluha


Spuštění regulátoru vakua

Start

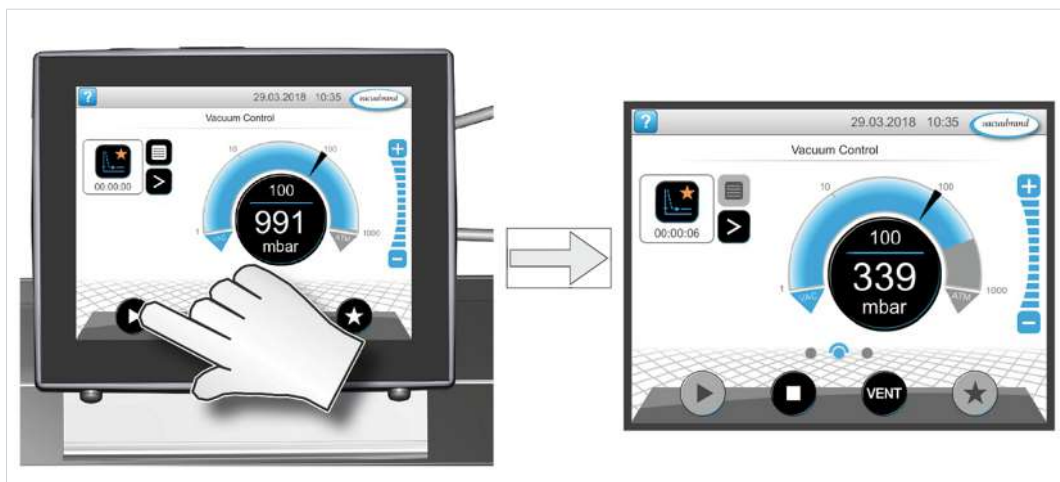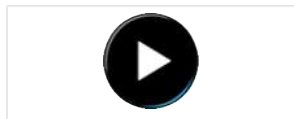


Zastavení regulátoru vakua

Stop

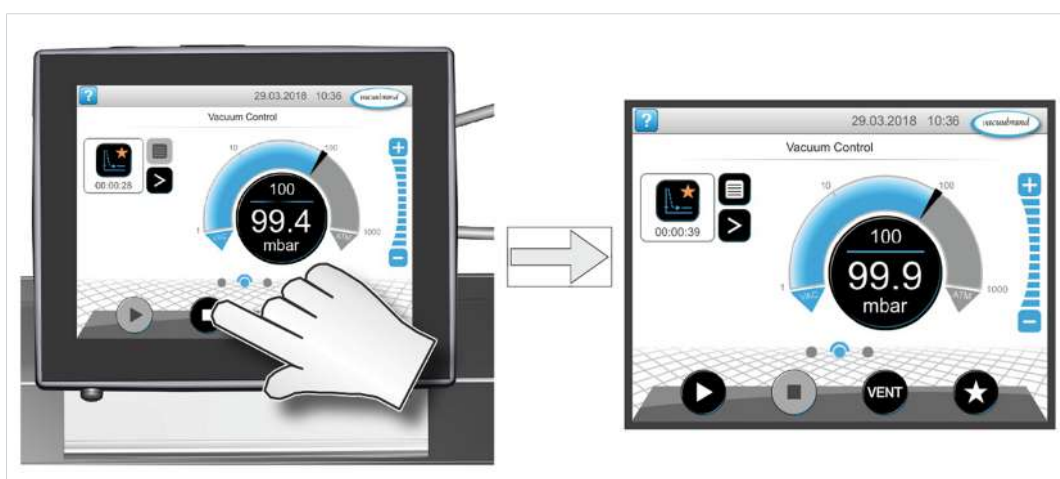

Provětrání

Provětrání

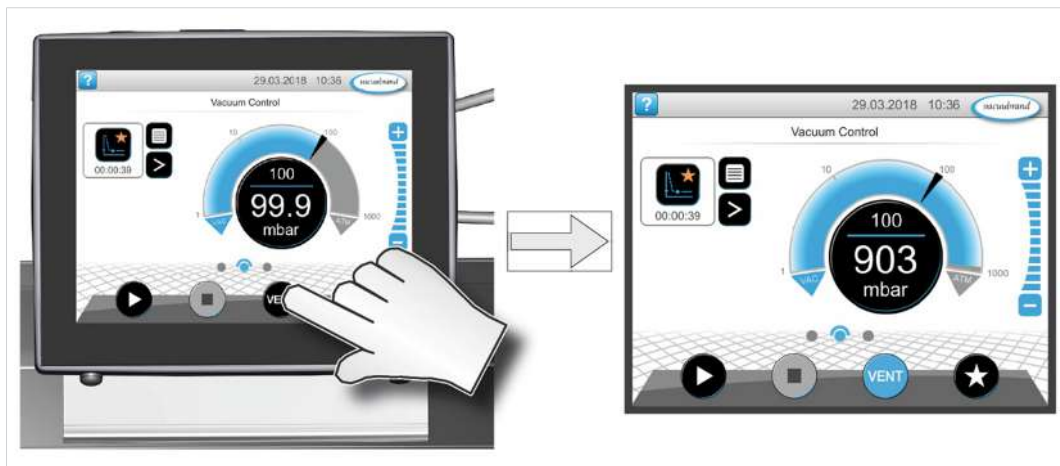


5.2.3 Provoz s balastním plynem

Význam Přívod balastního plynu (= přidávání plynu) zajišťuje, že páry nekondenzují ve vývěvě, ale jsou z vývěvy vypuzeny. To umožňuje čerpání většího množství kondenzovatelných par a prodlužuje životnost. Konečné vakuum s balastním plynem je nepatrně vyšší.

Otevření/zavření ventilu balastního plynu

Obsluha ventilu balastního plynu

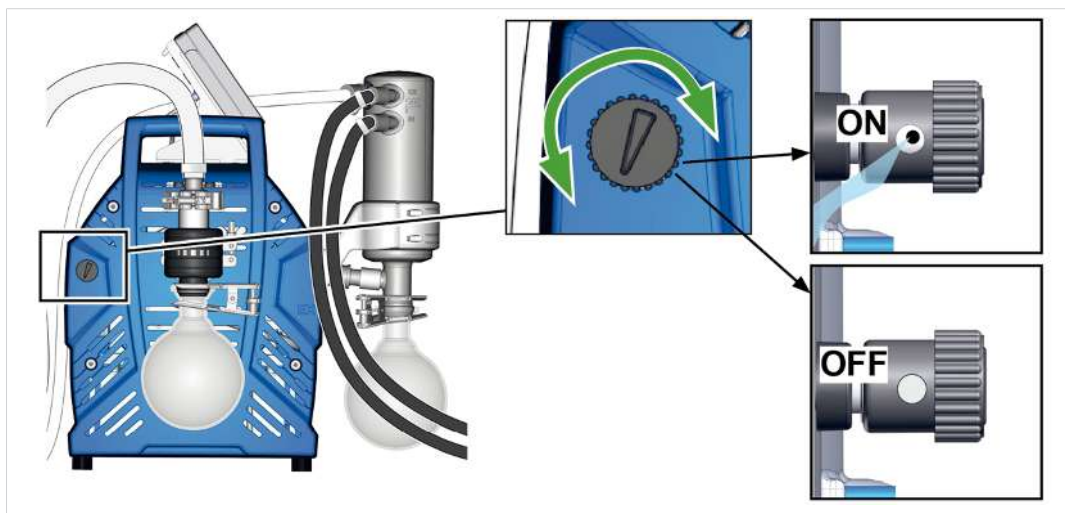

- ⇒ Otočením černého uzávěru balastního plynu v libovolném směru otevřete nebo zavřete ventil balastního plynu.
- ⇒ Pokud je to možné, odvádějte kondenzovatelné páry, např. vodní páru, rozpouštědla atd., pouze s vývěvou při provozní teplotě a s otevřeným ventilem balastního plynu.
- ⇒ Připojte inertní plyn jako balastní plyn, abyste zabránili a vyloučili vznik výbušných směsí během provozu.
- ⇒ Dodržujte přípustný tlak na přípojce balastního plynu max. 1,2 bar/900 Torr abs.



Pokud je množství plynu ve vývěvě nízké, může být v těchto případech možné upustit od balastního plynu, aby se zvýšila míra zpětného získávání rozpouštědel.


5.3 Vypnutí (odstavení z provozu)

Vypnutí čerpací jednotky

Vypnutí, např.
odstavení čerpací
jednotky z provozu

1. Zastavte proces a nechte čerpací jednotku dobíhat asi 30 minut s otevřeným balastním plynem nebo otevřeným vstupem (IN).
 - Kondenzát a zbytky média se z vývěvy vyplachují.

POZNÁMKA! Zabraňte tvorbě usazenin a vyplachujte kondenzát z čerpadla.

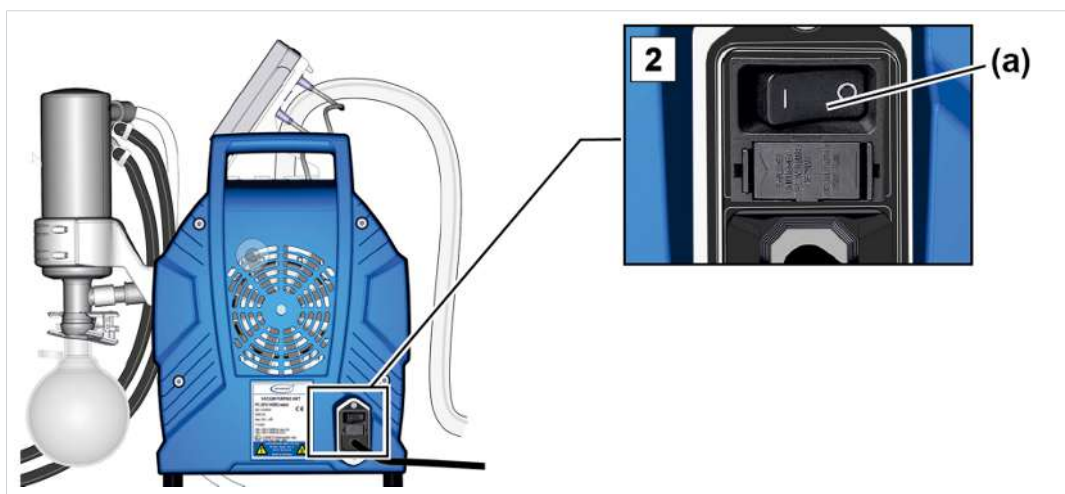

2. Vypněte kolébkový spínač **(a)** – spínací poloha 0.
 - Čerpací jednotka vypnutá.
3. Vytáhněte síťovou zástrčku.
4. Odpojte čerpací jednotku od aparatury.
5. Vyprázdněte skleněné baňky.
6. Zkontrolujte čerpací jednotku z hlediska možných poškození a znečištění.

5.4 Uskladnění

Uskladnění čerpací jednotky

1. Při znečištění vyčistěte čerpací jednotku.
2. Doporučení: Před uskladněním čerpací jednotku proveďte preventivní údržbu. Zejména pokud má za sebou více než 15000 provozních hodin.
3. Uzavřete vstupy a výstupy, např. pomocí přepravních uzávěrů.
4. Zabalte prachotěsně čerpací jednotku, případně přiložte vysoušecí prostředek.
5. čerpací jednotku skladujte na chladném a suchém místě.

POZNÁMKA! Uskladní-li se z provozních důvodů poškozené díly, měly být rozpoznatelně označeny jako nepřipravené k provozu.

6 Odstraňování chyb

6.1 Poskytnutí technické pomoci

Použijte k vyhledávání a odstraňování chyb tabulku → **Chyba – Příčina – Odstranění na straně 49.**

Pro poskytnutí technické pomoci nebo při poruchách kontaktujte náš **Servis**.



Přístroj se smí provozovat pouze v technicky bezvadném stavu.

- ⇒ Dodržujte doporučené intervaly údržby a zajistěte tak funkčnost systému.
- ⇒ Zašlete vadné přístroje k opravě našemu servisu nebo svému specializovanému prodejci.

6.2 Chyba – Příčina – Odstranění

Chyba	Příčina	Odstranění	Personál
Naměřené hodnoty se odchyľují od referenčního standardu	Senzor je znečištěný. Vlhkost v senzoru. Vadný senzor. Senzor neměří správně.	Vyčistěte měřicí komoru senzoru. Nechte měřicí komoru senzoru vyschnout, např. odčerpáním. Kalibrujte snímač pomocí referenčního měřidla. Vyměňte vadné součásti.	Odborník
Senzor nepředává naměřenou hodnotu	Není přítomno napětí. Zásuvné spojení nebo kabeláž VACUU·BUS jsou vadné nebo nejsou zapojené.	Zkontrolujte zásuvné spojení a kabeláž VACUU·BUS k regulátoru.	Obsluha
Senzor nepředává naměřenou hodnotu	Vadný senzor.	Vyměňte vadné součásti.	Odborník

Chyba	Příčina	Odstranění	Personál
Zavzdušňovací ventil nespíná	Není přítomno napětí. Zásuvné spojení nebo kabeláž VACUU·BUS jsou vadné nebo nejsou zapojené. Zavzdušňovací ventil znečištěný.	Zkontrolujte zásuvné spojení a kabeláž VACUU·BUS k regulátoru. Vyčistěte zavzdušňovací ventil. Případně použijte jiný, externí zavzdušňovací ventil.	Obsluha
Zavzdušňovací ventil nespíná	Zavzdušňovací ventil v senzoru vadný.	Vyměňte vadné součásti.	Odborník
Žádný nebo nízký sací výkon	Netěsnost v sacím vedení nebo na aparatuře. Kulatá baňka není správně nasazena. Kondenzát ve vývěvě. Balastní plyn otevřený. Uzávěr balastního plynu je porézní nebo již není přítomen. Vakuové vedení příliš dlouhé nebo příliš malý průřez.	Zkontrolujte sací vedení a aparaturu z hlediska možných netěsností. Zkontrolujte kulatou baňku a správně ji nasadte. Zkontrolujte, zda aparatura těsní. Nechte vývěvu několik minut běžet s otevřeným sacím hrdlem. Zavřete balastní plyn. Zkontrolujte uzávěr balastního plynu. Vyměňte vadnou krytku balastního plynu. Použijte kratší vakuová vedení s větším průřezem	Obsluha
Žádný nebo nízký sací výkon	Usazeniny ve vývěvě. Membrána nebo ventily vadné. Vysoké vyvíjení páry v procesu.	Vyčistěte a zkontrolujte hlavy čerpadla. Obnovte membránu a ventily. Zkontrolujte procesní parametry.	Odborník

Chyba	Příčina	Odstranění	Personál
Displej vypnutý	Čerpací jednotka vypnutý. Síťová zástrčka není správně zapojená nebo je vytažená. Zásuvné spojení nebo kabeláž VACUU·BUS nejsou zapojené. Řídicí jednotka je vypnutá.	Zapněte Čerpací jednotka. Zkontrolujte síťovou přípojku a síťový kabel. Zkontrolujte zásuvné spojení a kabeláž VACUU·BUS k regulátoru. Zapněte regulátoru.	Obsluha
Displej vypnutý	Vadná přípojka zástrčky VACUU·BUS nebo kabeláž. Vadný regulátor.	Zkontrolujte zásuvné spojení a kabeláž VACUU·BUS k regulátoru. Vyměňte vadné součásti.	Odborník
Vadný kondenzátor (chladič)	Mechanicky poškozený.	Zašlete.	Odp. odborník
Hlasitý provozní hluk	Výstupní vedení je otevřené. Není namontovaná žádná hadice. Skleněná baňka na EK chybí.	Zkontrolujte připojení výstupního vedení. Připojte výstupní vedení k systému odsávání nebo odtahu. Zkontrolujte hadici a správně ji namontujte. Namontujte skleněnou baňku.	Obsluha
Hlasitý provozní hluk	Prasklina na membráně nebo uvolněný upínací kotouč membrány.	Proved'te servis vývěvy a vyměňte vadné díly nebo zašlete přístroj.	Odborník
Hlasitý provozní hluk	Vadné kuličkové ložisko.	Odešlete zařízení.	Odp. odborník

Chyba	Příčina	Odstranění	Personál
Vývěva se nerozsbíhá	Čerpací jednotka vypnutý. Síťová zástrčka není správně zapojená nebo je vytažená. Zásuvné spojení nebo kabeláž VACUU·BUS jsou vadné nebo nejsou zapojené. Přetlak ve výstupním vedení.	Zapněte Čerpací jednotka. Zkontrolujte síťovou přípojku a kabel. Zkontrolujte zásuvné spojení a kabeláž VACUU·BUS k regulátoru. Otevřete výstupní vedení. Zajistěte volný průchod.	Obsluha
Vývěva zastavená Vývěva se nerozsbíhá	Motor přetížený. Motor se přehřál. Spuštěna tepelná ochrana.	Nechte motor vychladnout. Ruční resetování poruchy: Potvrďte chybové hlášení na řídicí jednotce -> Vypněte čerpadlo nebo vytáhněte síťovou zástrčku -> Zjistěte a odstraňte příčinu poruchy -> Nechte čerpadlo vychladnout a znovu jej zapněte.	Odborník
Naměřený svodový proud je příliš vysoký	V čerpadle je instalován frekvenční měnič a spínaný zdroj napájení.	Použijte vhodnou měřicí metodu/ měřicí zařízení.	Odborník

7 Čištění a údržba



VAROVÁNÍ



Nebezpečí způsobené elektrickým napětím.

- Před čištěním nebo údržbou přístroj vypněte.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí způsobené kontaminovanými součástmi.

Čerpáním nebezpečných médií mohou nebezpečné látky ulpět na vnitřních dílech čerpadla.

Pokud se vás tento případ týká:

- Noste osobní ochranné prostředky, např. ochranné rukavice, ochranu očí a v případě potřeby ochranu dýchacích cest.
- Před otevřením vývěvy ji maximálně dekontaminujte. V případě potřeby nechte provést dekontaminaci externím poskytovatelem služeb.
- Učiňte bezpečnostní opatření podle svých provozních návodů k manipulaci s nebezpečnými látkami.

POZNÁMKA

Možné poškození nesprávně provedenými pracemi.

- ⇒ Nechte Údržbářské práce provádět vzdělaným odborníkem nebo nejméně poučenou osobou.
- ⇒ Přečtěte si před první Údržba kompletní pokyny k jednání, abyste získali přehled o potřebných servisních činnostech.

7.1 Informace k servisním činnostem

Doporučené intervaly údržby⁹

Intervaly údržby

Intervaly údržby	V případě potřeby	15000 h
Výměna membrány		x
Výměna ventilů		x
Výměna O-kroužků		x
Vyčištění nebo výměna tvarované hadice PTFE	x	
Výměna přetlakového ventilu na EK	x	
Čištění čerpací jednotky	x	

Doporučené pomocné prostředky

-> Příklad
Doporučené
pomůcky pro čištění
a údržbu



Význam


Č. Pomocný prostředek

- 1 Podložka pod kulatou baňku
- 2 Ochranné rukavice
- 3 Chemicky odolná nádoba + trychtýř

⁹ Doporučený interval údržby po uplynutí provozních hodin a za běžných provozních podmínek; v závislosti na prostředí a oblasti použití doporučujeme čištění a údržbu podle potřeby.

Nářadí potřebné pro údržbu

-> Příklad Náradí

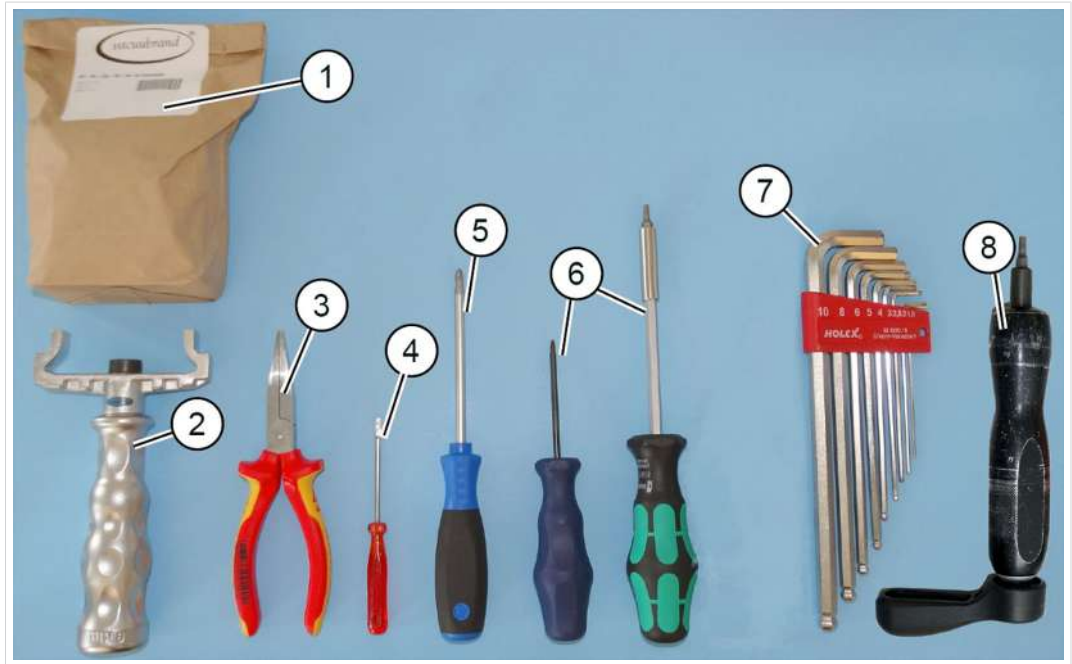


Význam

Č.	Nástroj	Velikost
1	Sada těsnění Sada těsnění PC 3010/PC 3012 NT VARIO select #20696839 <i>nebo</i> Sada těsnění PC 3016 NT VARIO select #20696867	1x
2	Klíč na membrány #20636554	2x
3	Ploché kleště Zavírání hadicových spon	Velikost klíče 66
4	Plochý šroubovák Otevírání hadicových spon	Vel. 1
5	Křížový šroubovák Šroubení upevňovací konzoly regulátoru	Vel. 1
6	Šroubovák Torx Šroubení držáku EK Uvolnění, upevnění upínacích příložek	TX10 TX20
7	Inbusový klíč Šroubení bočních obložení Šroubení víka hlavy Šroubení držáku EKP nebo EK Šroubení dílů pouzdra s rukojetí Uvolnění, upevnění přídržných plechů bočního obložení	Vel. 5 Vel. 5 Vel. 4 Vel. 4 Vel. 4
8	Momentový klíč, nastavitelný 2 –12 Nm	

7.2 Čištění

Tato kapitola neobsahuje žádný popis k dekontaminaci výrobku. Jsou zde popsána jednoduchá opatření k čištění a péči.

⇒ Před čištěním vypněte čerpací stanici.

	VÝSTRAHA
	<p>Nebezpečí popálení o horké povrchy</p> <p>Zvýšená teplota výfukových plynů může vést k horkým povrchům přístroje a připojených součástí, například skleněných baněk. Teploty vznikající při provozu by mohly způsobit popáleniny.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Zajistěte ochranu proti dotyku, zejména v případě trvale vysokých teplot výfukových plynů.➤ Před vyprázdněním skleněných baněk nebo zahájením údržby nechte přístroj vychladnout.➤ Při činnostech, které je nutné provádět za provozu, používejte osobní ochranné prostředky, např. žáruvzdorné ochranné rukavice.

7.2.1 Povrch pouzdra

Čištění povrchu




Očistěte znečištěné povrchy čistou, lehce navlhčenou tkaninou. K navlhčení tkaniny doporučujeme použít vodu nebo jemný mýdlový roztok.

7.2.2 Vyprázdnění skleněné baňky

Vyjmutí a vyprázdnění skleněné baňky

-> Příklad
Vyprázdnění
skleněné baňky

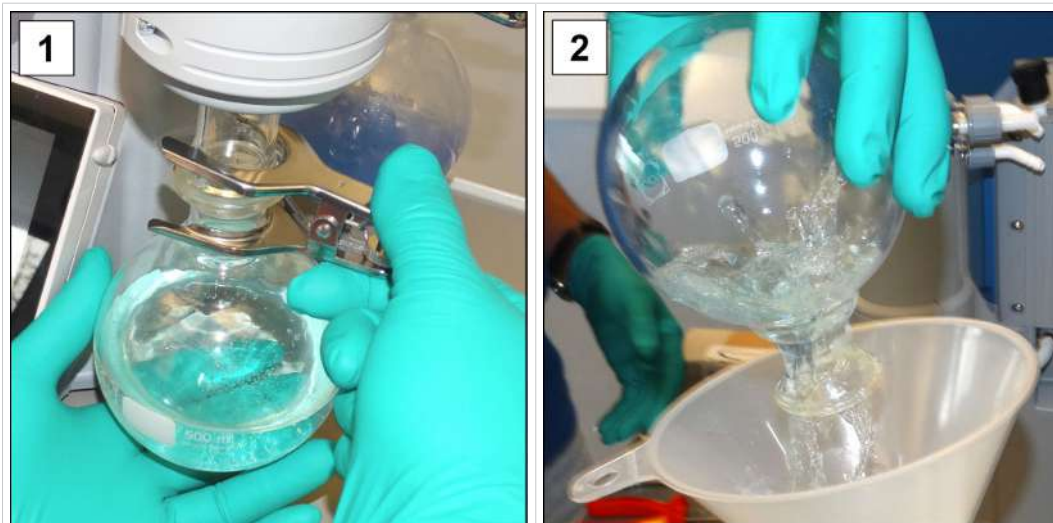

1. Otevřete zábrusovou svorku a vyjměte skleněnou baňku.
2. Vyprázdňte skleněnou baňku do vhodné nádoby, např. chemicky odolného kanystru.
3. Připevněte následně znovu skleněnou baňku (odlučovač) zábrusovou svorkou na kondenzátoru.



Podle aplikace lze zachycenou kapalinu buď znovu upravit nebo odborně zlikvidovat.

7.2.3 Vyčištění nebo výměna tvarovaných hadic PTFE

Při údržbě je možné zkontrolovat součásti čerpací jednotky, včetně hadic.


- ⇒ Vnitřek silně znečištěných tvarovaných hadic vyčistěte např. čističem dýmek nebo podobným prostředkem.
- ⇒ Vyměňte křehké a vadné tvarované hadice.

7.3 Údržba vývěvy

7.3.1 Položky údržby

Položky, u nichž se provádí údržba

-> Příklad
Údržba hlav čerpadla

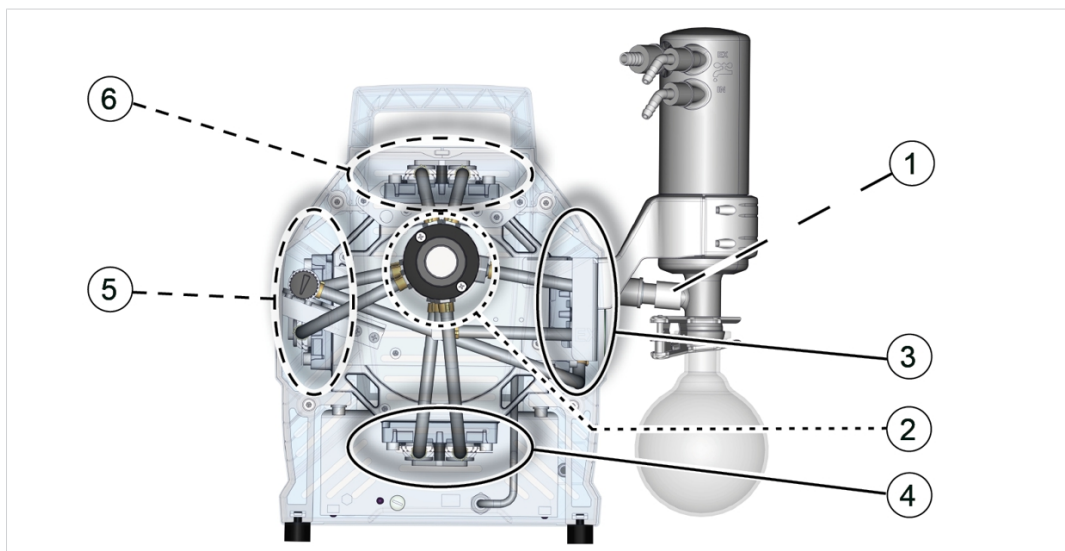

Význam

Položky údržby a pořadí

- 1 Přetlakový ventil EK ze silikonu #20638821
- 2 Sací-tlakový rozdělovač (za odlučovačem sání)
- 3 Pár hlav čerpadla vpravo
- 4 Pár hlav čerpadla dole
- 5 Pár hlav čerpadla vlevo
- 6 Pár hlav čerpadla nahoře

7.3.2 Příprava

Demontáž regulátoru a přídržné konzoly, viz kapitola
→ ***Upevňovací konzola regulátoru na straně 30***

Demontáž dílů přístroje a pouzdra

-> Příklad
Příprava údržby



1. Vypněte čerpací jednotku a odpojte síťovou zástrčku.



2. Odstraňte skleněnou baňku a připojené hadice ze vstupu IN.



3. Odstraňte skleněnou baňku a připojené hadice z emisního kondenzátoru EK.



4. Otevřete upínací kroužek odlučovače sání.




5. Vyjměte odlučovač sání a odložte součásti stranou.



6. Stáhněte uzávěr balastního plynu.




7. Vyšroubujte 4 šrouby z přední části pouzdra; inbusový klíč vel. 4.

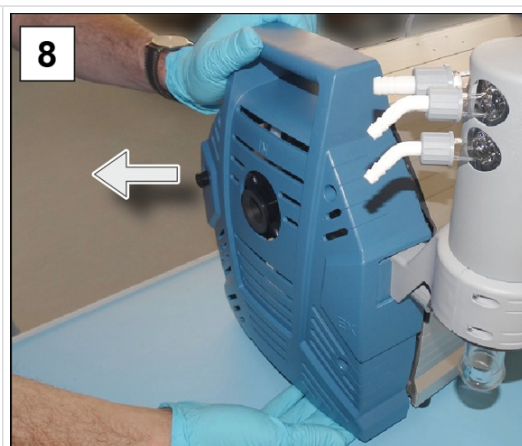

8. Vyjměte část pouzdra a odložte ji stranou.


-> Příklad
Demontáž EK

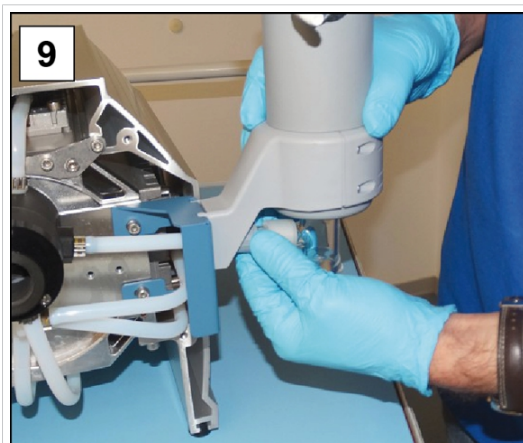

9. Otevřete převlečnou matici přítoku EK.




10. Vyšroubujte 2 šrouby z držáku EK; inbusový klíč vel. 4.

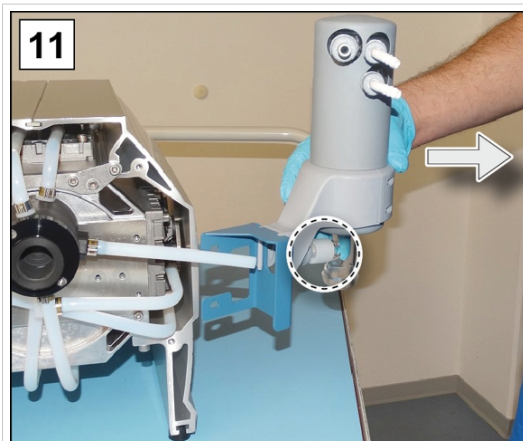


11. Stáhněte EK spolu s držákem z tvarované hadice. Zde můžete zkontrolovat přetlakový ventil EK a v případě poškození jej vyměnit.



12. Chladič bezpečně položte, aby nemohla vytéct žádná kapalina.

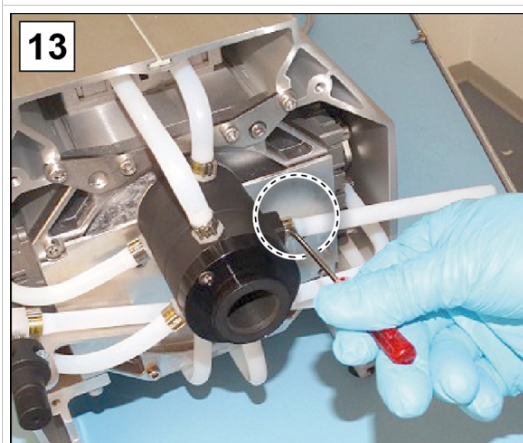

13. Otevřete hadicovou sponu tvarované hadice vedoucí do EK; plochý šroubovák vel. 1.




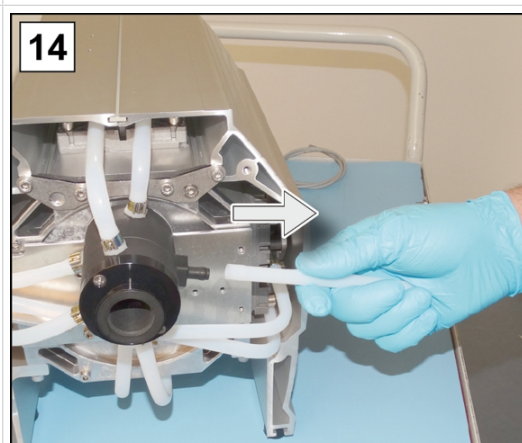


14. Stáhněte tvarovanou hadici.

7.3.3 Výměna membrány a ventilů


Demontáž dalších částí pouzdra

-> Příklad
Demontáž pouzdra

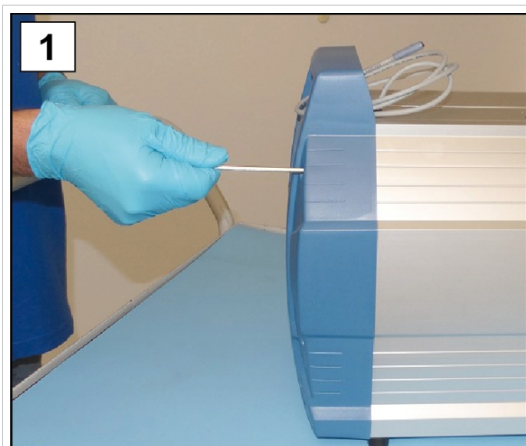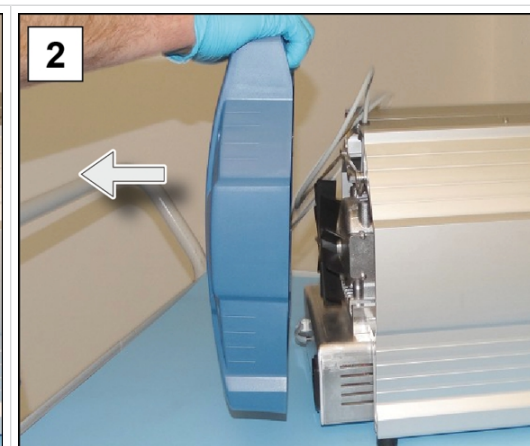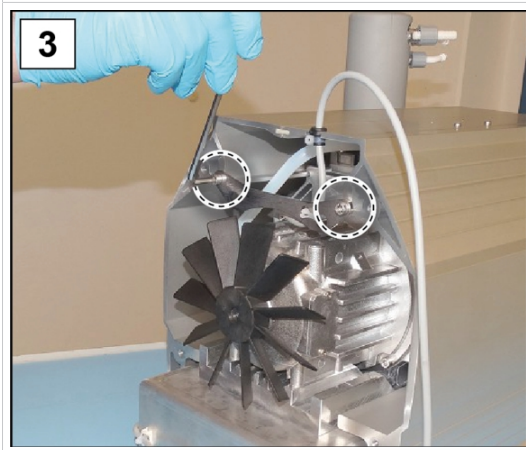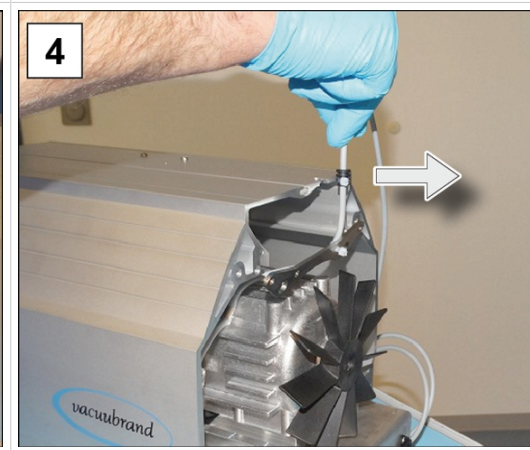	
<p>1. Vyšroubujte 4 šrouby ze zadní části pouzdra; inbusový klíč vel. 4.</p>	<p>2. Vyjměte část pouzdra a odložte ji stranou.</p>
	
<p>3. Vyšroubujte šrouby z přídržného plechu bočního obložení; inbusový klíč vel. 4.</p>	<p>4. Vyvedte kabel z vybrání.</p>

Odstranění bočního obložení


Odstranění pravého
bočního obložení
(odkrytí prvního páru
hlav čerpadla)

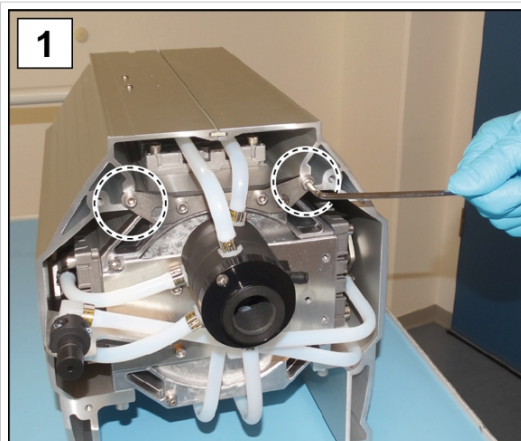


1. Vyšroubujte 2 vnější šrouby z přídržného plechu; inbusový klíč vel. 4.



2. Čerpadlo opatrně položte stranou.

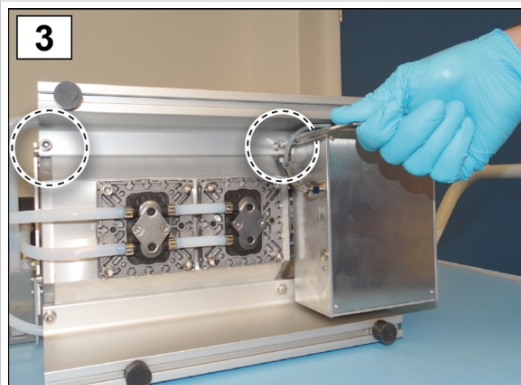


3. Odšroubujte šroubení bočního obložení; inbusový klíč vel. 5.

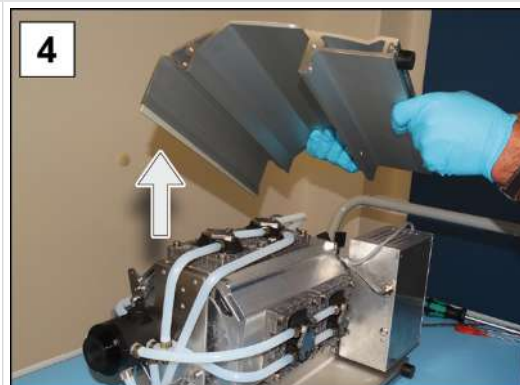

4. Zvedněte boční obložení z čerpadla. Spodní boční obložení zatím zůstává připevněné kvůli stabilizaci.

Rozpadový náčrt hlavy čerpadla

-> Příklad
Rozpadový náčrt
páru hlav čerpadla

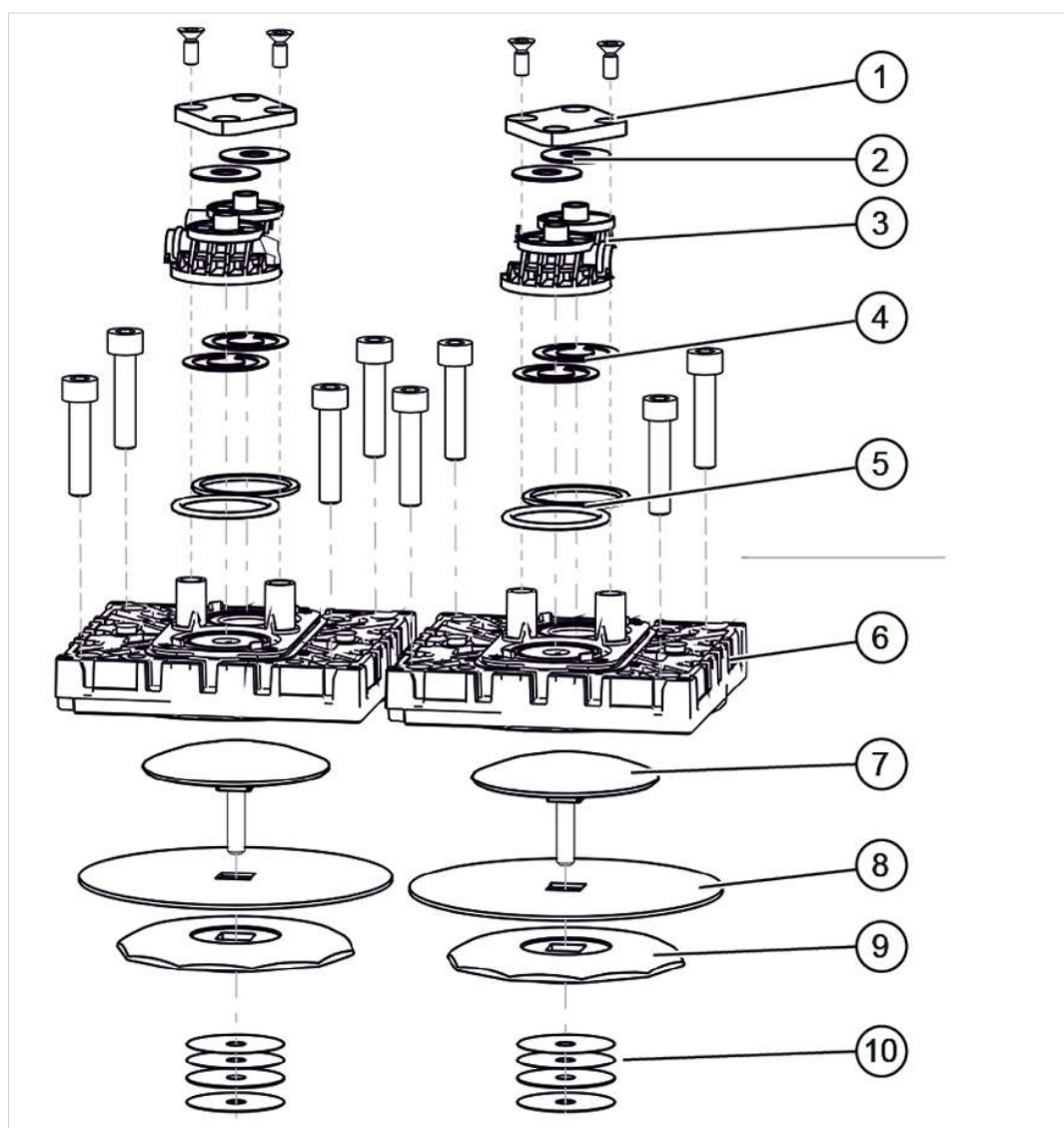

Význam

Údržba ventily


- 1 Upínací příložka + šroubení
- 2 Talířové pružiny
- 3 Ventilové terminály
- 4 Ventily
- 5 O-kroužky vel. 26 x 2

Údržba membrána


- 6 Víko hlavy + šroubení
- 7 Upínací kotouč membrány se čtyřhranným spojovacím šroubem
- 8 Membrána
- 9 Podpůrný disk membrány
- 10 Distanční podložky, max. 4 ks na hlavu čerpadla

Pár hlav čerpadla vpravo

-> Příklad
Údržba páru hlav
čerpadla vpravo

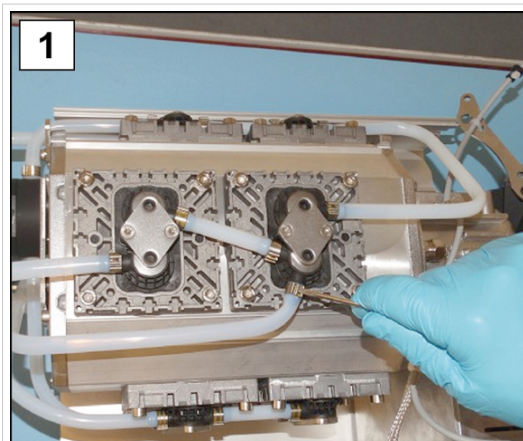


1. Otevřete hadicové spony vnějších hadic. Plochý šroubovák vel. 1.

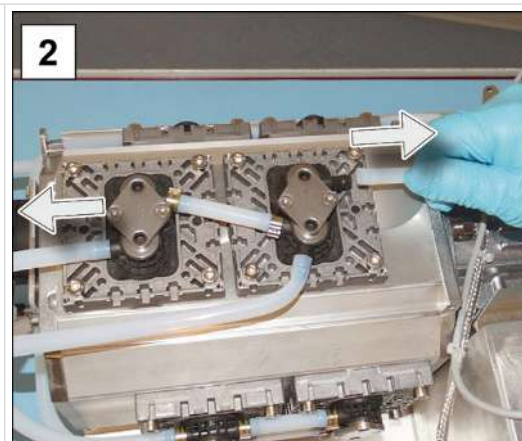


2. Stáhněte tvarované hadice.



3. Vyšroubujte šrouby s vnitřním šestihranem z vík hlav. Inbusový klíč vel. 5.

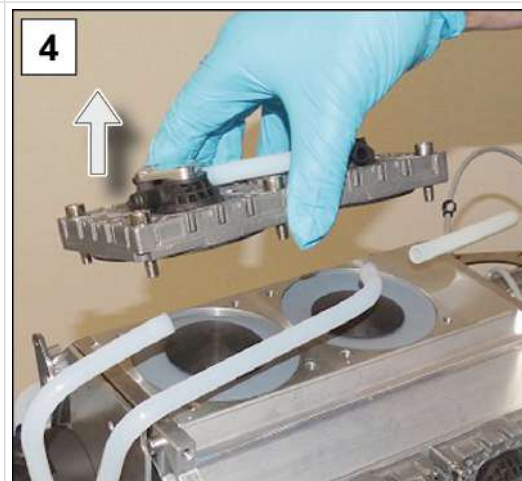

4. Odstraňte pár hlav čerpadla se šroubeními.

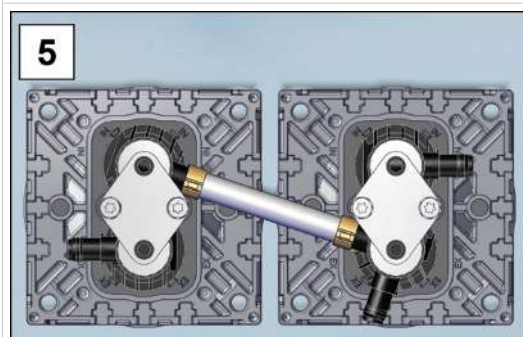

5. Odložte pár hlav čerpadla stranou.

Výměna membrán

-> Příklad
Výměna membrány




1. Membránu po stranách vyklopte nahoru.




2. Opatrně nasadte klíč na membránu na podpůrný disk membrány a pomocí zafixovaného klíče na membrány konstrukční skupinu vyšroubujte.



3. Zvedněte membránu se všemi díly z vývěvy. Pokud se distanční podložky přilepí na ojnici, opatrně je odstraňte.

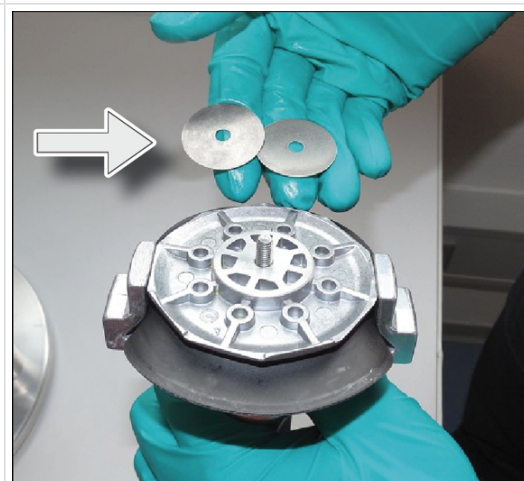


- Do hliníkového pouzdra nevhazujte distanční podložku.
- Dejte pozor na přiléhající distanční podložky na ojnici.
- Distanční podložky uschovejte. Je nezbytné, aby byly znovu namontovány ve stejném počtu.

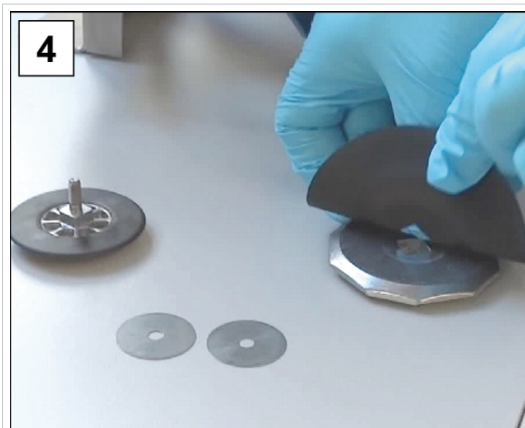

4. Vytáhněte upínací kotouč membrány a vyjměte použitou membránu.



5. Nasadte novou membránu na čtyřhran upínacího kotouče membrány.

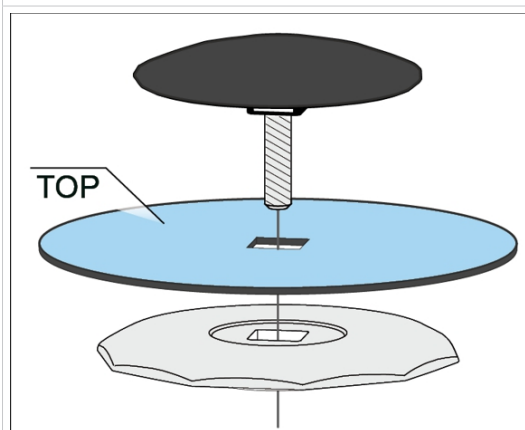




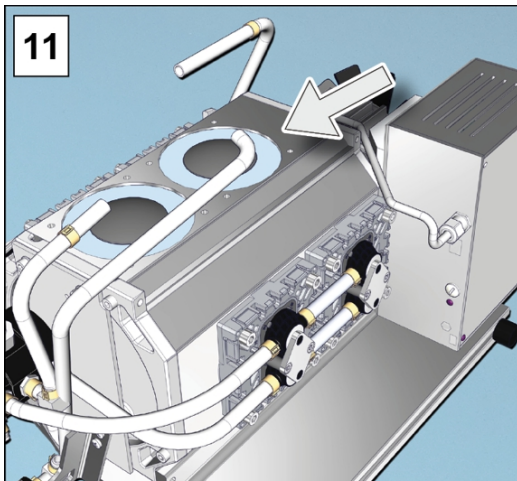
- Ujistěte se, že je membrána správně nainstalovaná, a to světlou stranou s povrchovou úpravou směrem k upínacímu kotouči.
- Dbejte na správné polohování na čtyřhranu.



6. Nasadte všechny distanční podložky na závitový kolík.




7. Upevněte konstrukční skupinu membrány v klíči na membrány.

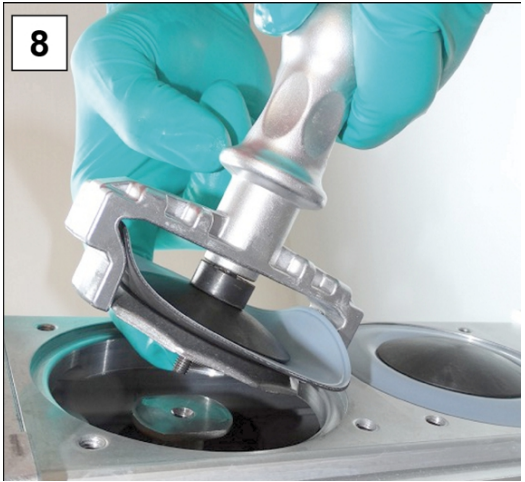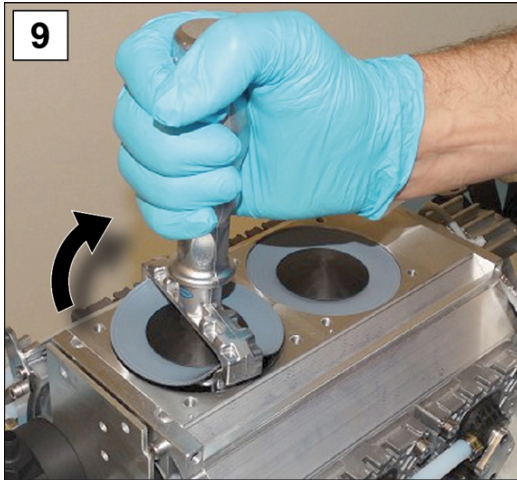
	
<p>8. Přidržte distanční podložky a opatrně nasadte všechny součásti na závit ojnice.</p>	<p>9. Konstrukční skupinu nejprve utáhněte ručně pomocí klíče na membrány.</p>
	
<p>10. Poté nasadte momentový klíč se šestihranným nástrčným bitem na klíč na membrány a utáhněte konstrukční skupinu momentem 6 Nm.</p>	<p>11. Pro výměnu další membrány opakujte kroky 1–10.</p>

Výměna ventilů


-> Příklad
Výměna ventilů

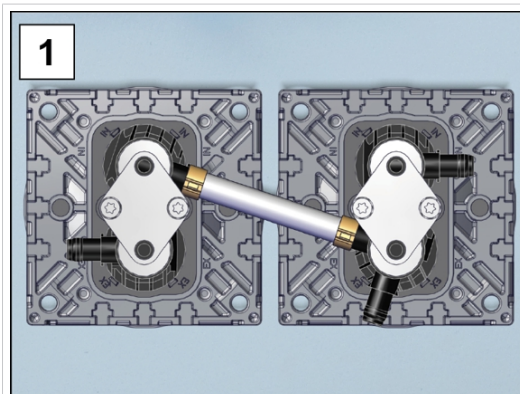


1. Vezměte pár hlav čerpadla odložený stranou.

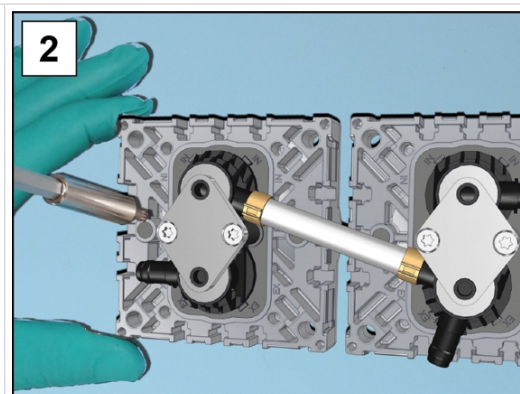


2. Vyšroubujte šrouby Torx. Šroubovák Torx velikosti Tx20.

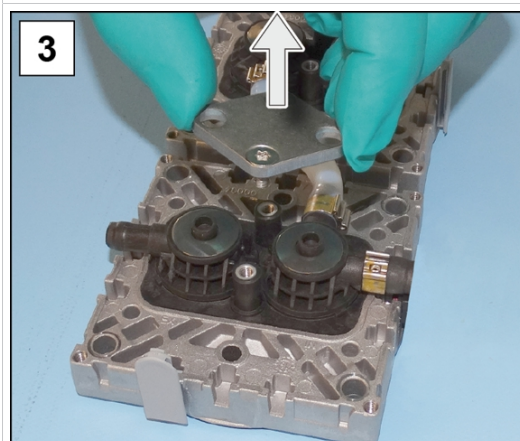

3. Odstraňte upínací příložky z ventilových terminálů.

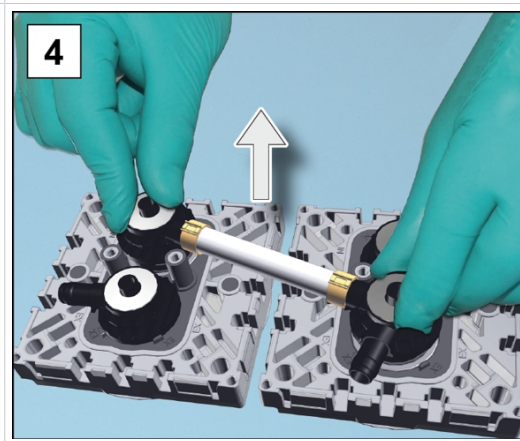


4. Vyměňte jednotlivé ventilové ostrovy a ventilové ostrovy s hadičkou spolu s talířovými pružinami.

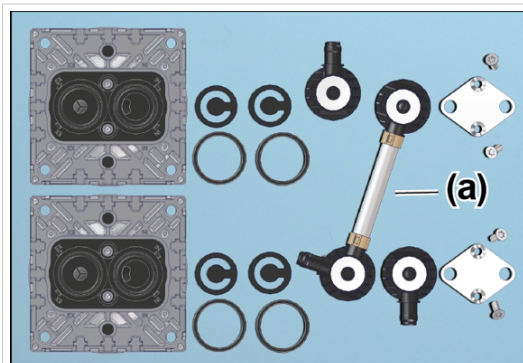


Příklad pohledu shora:
Ventilové ostrovy, ventily, těsnicí O-kroužky, tvarovaná hadice páru hlav čerpadla.

- Počet a připojení tvarovaných hadic **(a)** závisí na poloze hlav čerpadla. Páry hlav čerpadla se nesmí zaměňovat.
- Ventily se mohou přilepit na spodní stranu ventilového terminálu.
- V závislosti na typu čerpadla je materiál ventilů buď PTFE (bílý), nebo FFKM (černý).

-> Příklad
Výměna ventilů

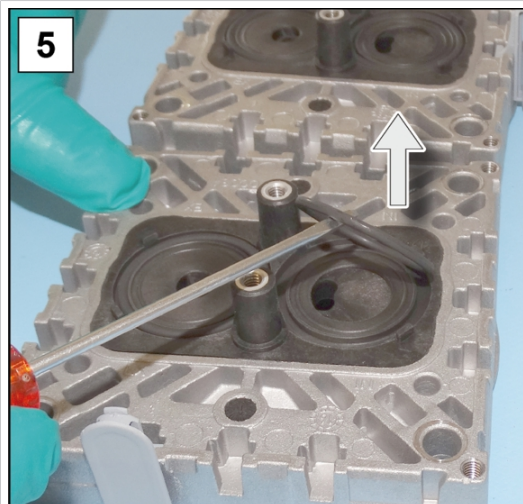


5. Opatrně odstraňte použité O-kroužky a ventily.

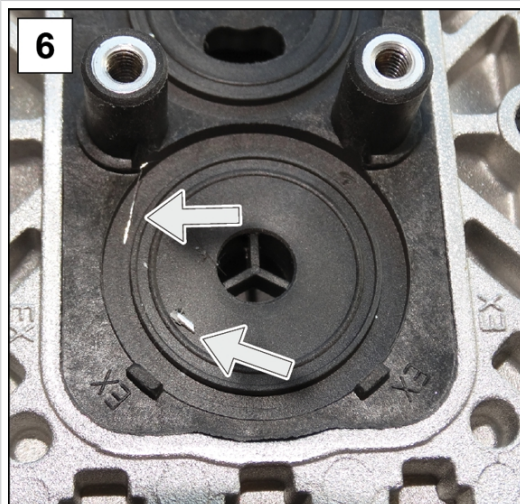


6. Zkontrolujte, zda nejsou povrchy znečištěné.




7. Znečištěné povrchy opatrně očistěte.

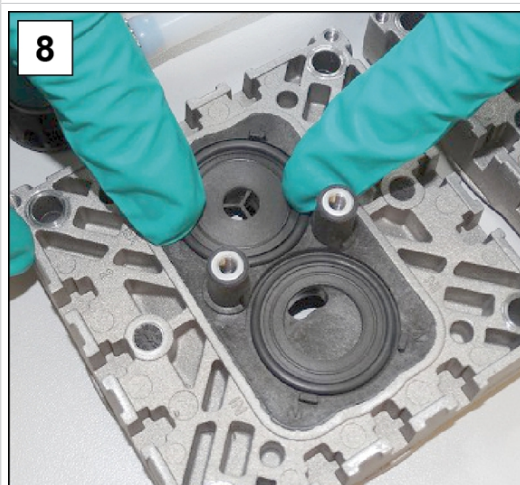

8. Vložte nové těsnicí kroužky do drážek.

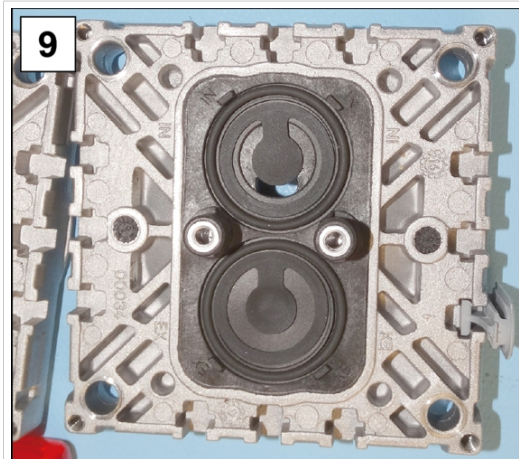


9. Umístěte nové ventily a vyrovnejte je.

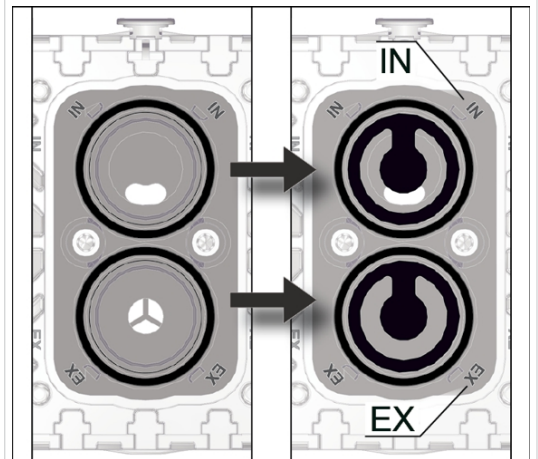


Pohled shora - výřez: Správné umístění ventilů.
IN = Inlet (vstup)
EX = Exhaust (Outlet, výstup)


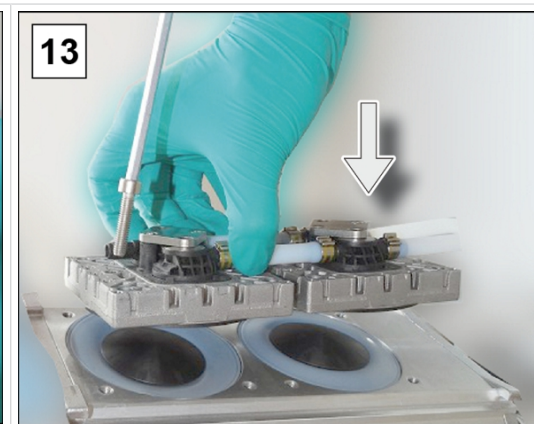
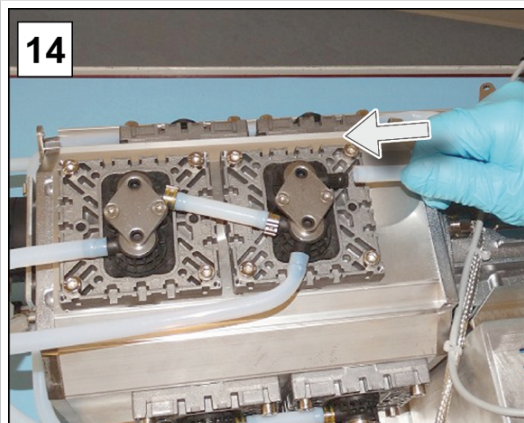
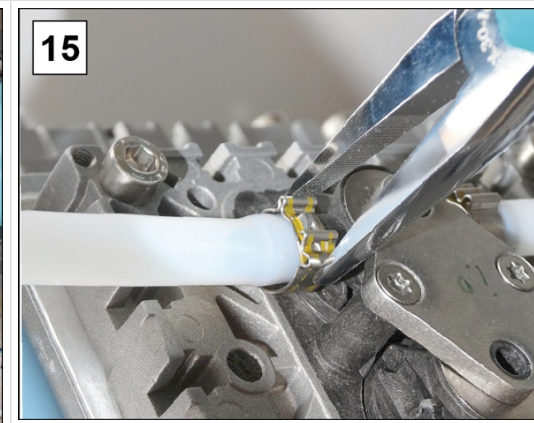
-> Příklad
Výměna ventilů

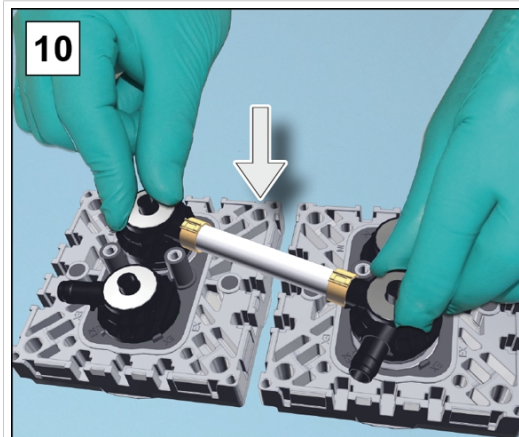

10. Umístěte jednotlivé ventilové ostrovy a dva ventilové ostrovy s hadičkami společně s talířovými pružinami na hlavy čerpadel.

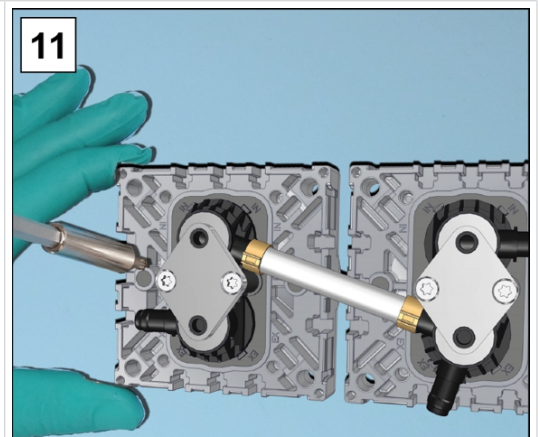


11. Nasadte upínací příložky na ventilové terminály a utáhněte šroubení nejprve rukou a poté momentovým klíčem na 3 Nm.

 <p>12</p>	 <p>13</p>
<p>12. Membrány opatrně zatlačte do středu a do roviny s otvorem pouzdra.</p>	<p>13. Přiložte pár hlav čerpadla na vývěvu a zašroubujte šroubení; inbusový klíč vel. 5.</p>
 <p>14</p>	 <p>15</p>
<p>14. Nasuňte tvarované hadice na hadicové koncovky.</p>	<p>15. Uzavřete hadicové spony na hadicových koncovkách, např. plochými kleštěmi.</p>

Pár hlav čerpadla dole


-> Příklad
Údržba páru hlav
čerpadla dole

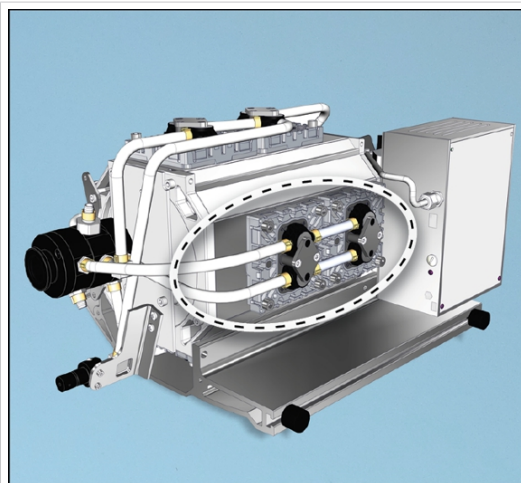


⇒ Při výměně membrán a ventilů postupujte stejně, jak je popsáno u páru hlav čerpadla vpravo → **Pár hlav čerpadla vpravo na straně 65.**

Pár hlav čerpadla vlevo a nahoře


-> Příklad
Údržba páru hlav
čerpadla vlevo a
nahore

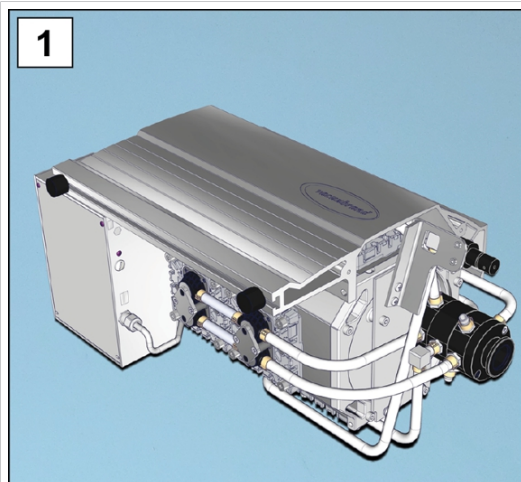


1. Otočte čerpací jednotku bočním obložím nahoru.

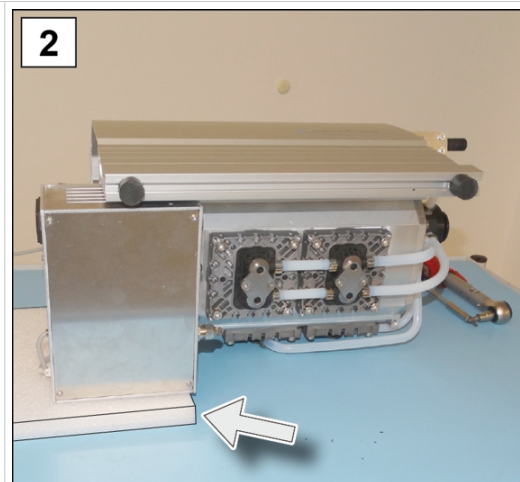


2. Čerpací jednotku podepřete např. tvrdou pěnou pod pouzdem frekvenčního měniče.

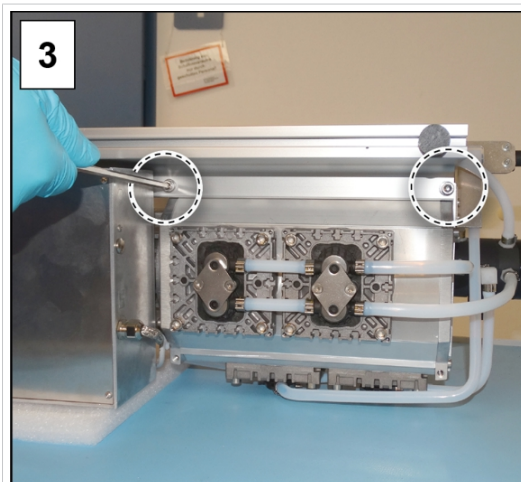

3. Odšroubujte šroubení bočního obložení; inbusový klíč vel. 5.

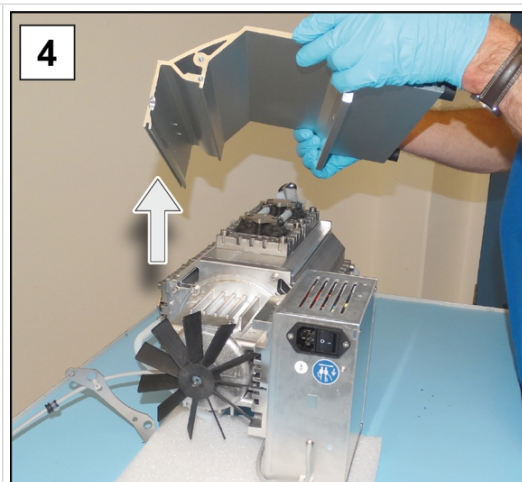

4. Zvedněte boční obložení z čerpadla.

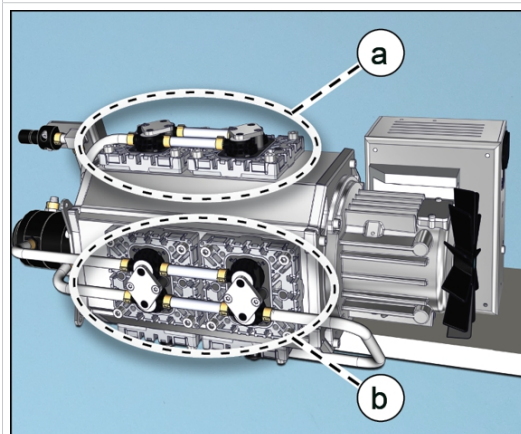





(a) Pár hlav čerpadla vlevo
(b) Pár hlav čerpadla nahoře


5. Při výměně membrán a ventilů postupujte stejně, jak je popsáno u páru hlav čerpadla vpravo → **Pár hlav čerpadla vpravo na straně 65.**

Montáž dílů přístroje a pouzdra


Před opětovným uvedením čerpací jednotky do provozu je třeba znovu připevnit všechny demontované části přístroje a pouzdra.

Montáž bočního obložení

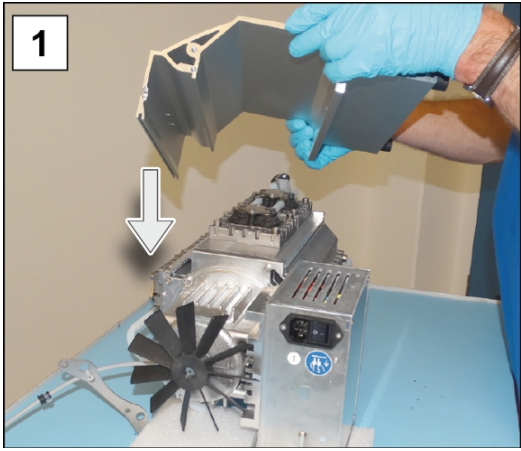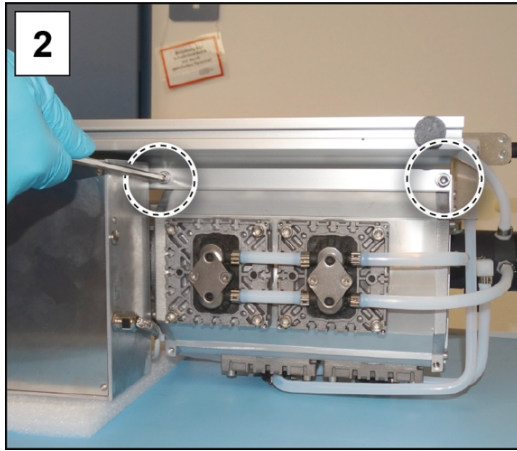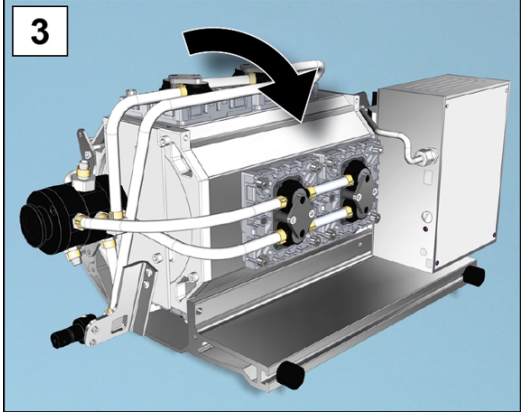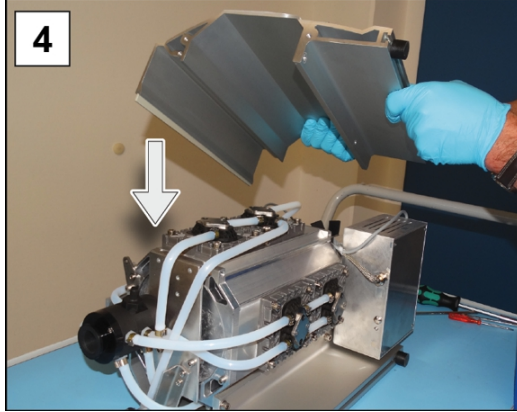
	
<p>1. Umístěte boční obložení na čerpadlo.</p>	<p>2. Zašroubujte šroubení bočního obložení; inbusový klíč vel. 5.</p>
	
<p>3. Otočte čerpací jednotku nahoru a ujistěte se, že je zajištěná.</p>	<p>4. Umístěte boční obložení na čerpadlo.</p>

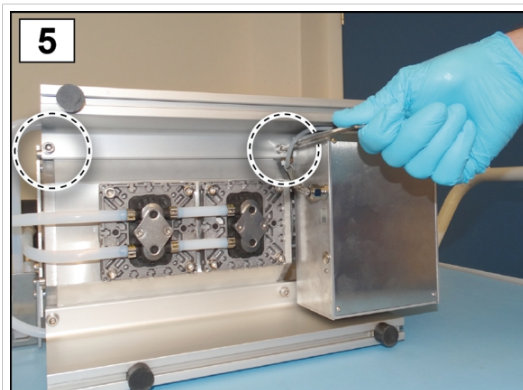

5. Zašroubujte šroubení bočního obložení; inbusový klíč vel. 5.

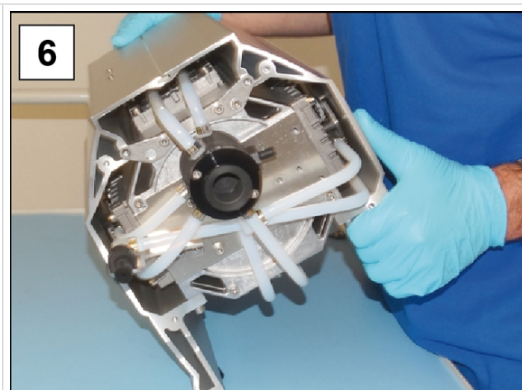

6. Umístěte čerpadlo na gumové nožičky.

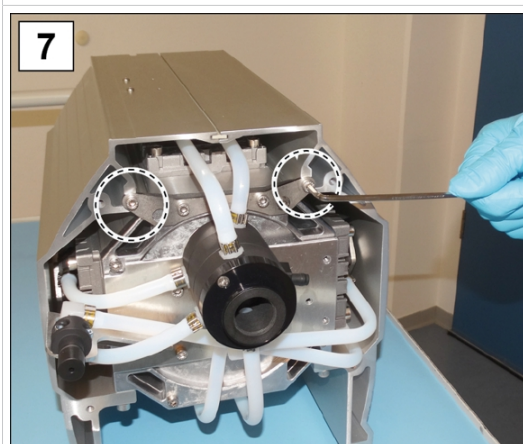


7. Zašroubujte 2 vnější šrouby přídržného plechu; inbusový klíč vel. 4.




8. Připevněte kabel ve vybrání vzadu.


Nainstalujte zadní část krytu

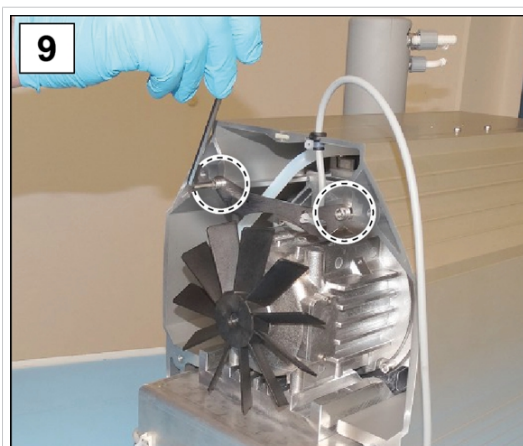


9. Zašroubujte šrouby přídržného plechu bočního obložení; inbusový klíč vel. 4.

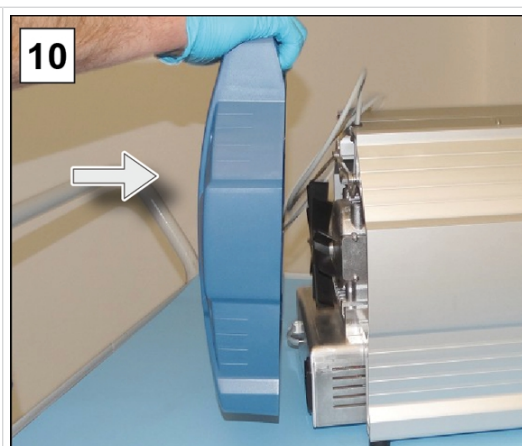

10. Nasadte zadní část pouzdra.

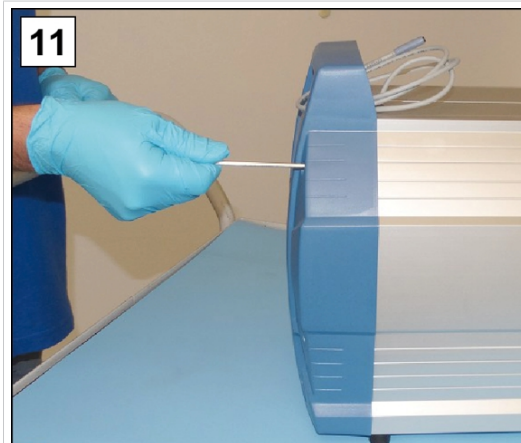


11. Zašroubujte šrouby části pouzdra; inbusový klíč vel. 4.

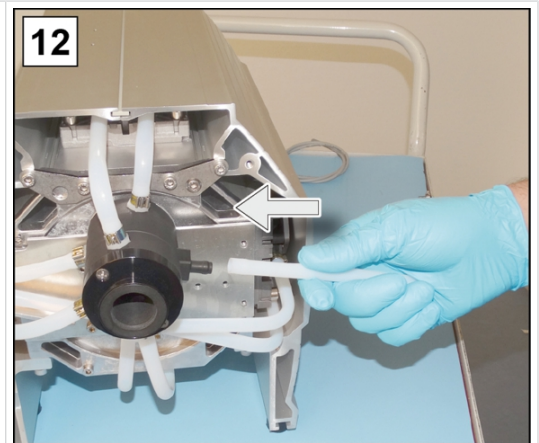


12. Připojte tvarovanou hadici pro EK.

Montáž EK

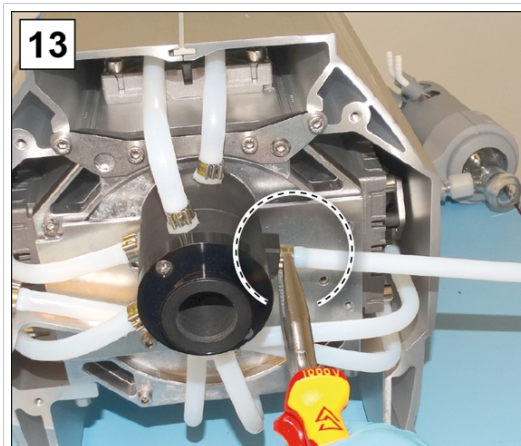


13. Uzavřete hadicovou sponu, např. plochými kleštěmi.

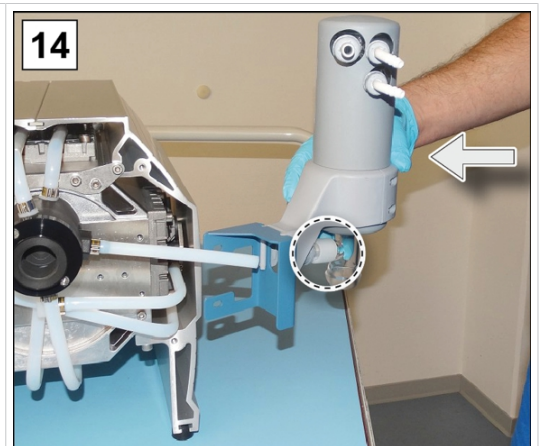

14. Zatlačte EK spolu s držákem na tvarovanou hadici.




15. Zafixujte převlečnou matici přítoku EK.

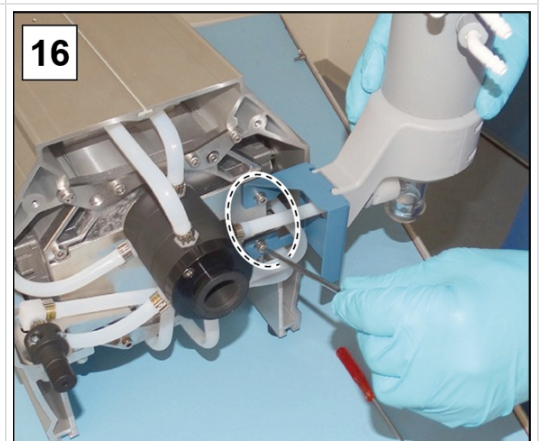

16. Zašroubujte 2 šrouby držáku EK; inbusový klíč vel. 4.

Montáž části krytu
vpředu

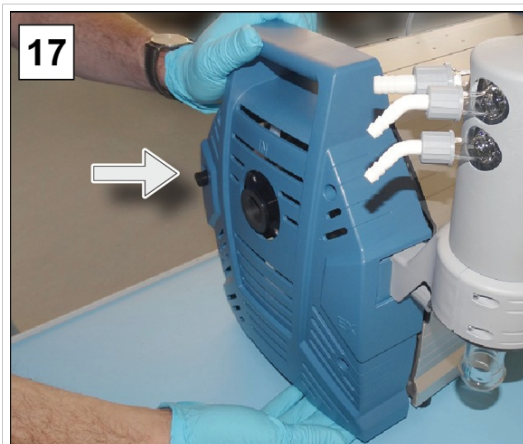

17. Nasadte přední část
pouzdra.



18. Zašroubujte šrouby části
pouzdra; inbusový klíč vel.
4.

Montáž
nástavbových dílů



19. Nasadte uzávěr na balastní
plyn.



20. Připevněte odlučovač sání
upínacím kroužkem.



21. Připevněte skleněnou
baňku ke vstupu IN.



22. Připevněte skleněnou
baňku k EK.



23. Připevněte regulátor na čerpací jednotku a připojte všechny kabely.



24. Zapojte síťovou zástrčku.

Pokud jsou údržbářské práce zcela dokončené:





- ⇒ Připojte hadice pro provoz.
- ⇒ Připojte čerpací jednotku k síťové přípojce.
 - Čerpací jednotka je připravená k opětovnému uvedení do provozu.
 - Bez opětného připojení -> čerpací jednotka připravená k uskladnění.

7.3.4 Výměna přístrojové pojistky

Na zadní straně čerpací stanice, na přípojce napájení, jsou 2 přístrojové pojistky, typ: 8 AT 5 x 20.

Výměna přístrojové pojistky

-> Příklad
Kontrola a výměna
přístrojové pojistky

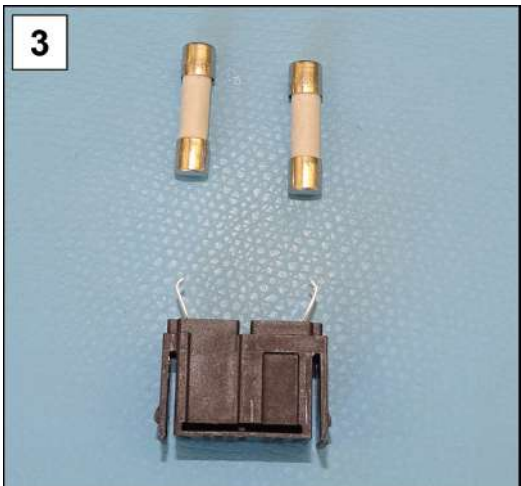	
<p>1. Nejprve odpojte napájecí zástrčku a poté odjistěte pojistkovou zásuvku.</p>	<p>2. Opatrně vytáhněte pojistkovou zásuvku z přístrojové zástrčky.</p>
	
<p>3. Vyměňte vadné pojistky.</p>	<p>4. Zasuňte pojistkovou zásuvku do přístrojové zástrčky a přitlačte ji k ní.</p>

8 Příloha

8.1 Technické údaje

Označení výrobku
Název výrobku

Řada chemicky odolných čerpacích jednotek

PC 3010 NT VARIO select	PC 3016 NT VARIO select
PC 3012 NT VARIO select	PC 3012 NT VARIO select EKP

Technické údaje

Technické údaje

Podmínky prostředí		(US)
Teplota prostředí	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Instalační výška, max.	2000 m nad hladinou moře	6562 ft above sea level
Vlhkost vzduchu	30 – 85 %, bez rosení	
Stupeň znečištění	2	
Rázová energie	5 J	
Druh krytí (IEC 60529)	IP 40	
Druh krytí (UL 50E)	Typ 1	
Zabraňte tvorbě kondenzátu nebo znečištění prachem, kapalinami, korozivními plyny.		
Provozní podmínky		(US)
Provozní teplota	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Skladovací/přepravní teplota	-10 – 60 °C	14 – 140 °F
Maximálně přípustná teplota média (plyn) nevýbušné atmosféry:		
Trvalý provoz Vstupní tlak < 100 mbar (75 Torrů), vysoké zatížení plynem	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Trvalý provoz Vstupní tlak < 100 mbar/ 75 Torrů, nízké zatížení plynem	0 – 60 °C	32 – 140 °F
krátkodobě (< 5 minut) Vstupní tlak < 100 mbar/ 75 Torrů, nízké zatížení plynem	-10 – 80 °C	14 – 176 °F
Shoda ATEX	II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. Only Tech. Soubor: VAC-EX02	

Maximálně přípustná teplota média (plyn) atmosféry Ex :		
Trvalý provoz	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Vstupní tlak < 100 mbar (75 Torrů), vysoké zatížení plynem		
Trvalý provoz	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Vstupní tlak < 100 mbar/ 75 Torrů, nízké zatížení plynem		
krátkodobě (< 5 minut)	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Vstupní tlak < 100 mbar/ 75 Torrů, nízké zatížení plynem		
Přípojky		
Vakuum, vstup IN	Malá příruba KF DN 25 / Hadicová koncovka SW 15	
Balastní plyn GB	Ventil balastního plynu, ruční	
Adaptér inertního plynu - VOLITELNÁ MOŽNOST	Malá příruba GB NT KF DN 16 Hadicová koncovka GB NT DN 6-10	
Zavzdušňovací ventil (provětrávání inertním plynem) - VOLITELNÁ MOŽNOST	Silikonová pryžová hadice 4-5	
Chladicí voda EK	2x hadicová koncovka DN 6-8	
Výstup EX	Hadicová koncovka DN 8-10	
Konektor chladicí jednotky	+ síťová přípojka CEE, CH, CN, UK, IN, US	
Konektor	VACUU·BUS®	
Elektrické údaje		(US)
Jmenovité napětí	200 – 230 VAC $\pm 10\%$	100 – 120 VAC $\pm 10\%$
Síťová frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz
Jmenovitý proud, max.	3,5 A	8 A
Jmenovitý výkon	530 W	0.71 hp
Počet otáček, min./max.	30 – 2400 ot./m	30 – 2400 rpm
Ochrana motoru	Teplotní senzor	
Kategorie přepětí	II	
Rozhraní	VACUU·BUS®	
Síťový kabel	2 m	
Přístrojová pojistka 2 ks	8A/T 5x20	

Údaje o vakuu		(US)
Vstupní tlak / výstupní tlak / diferenční tlak, abs.	1,1 bar	16.0 psi
Tlak na plynových přípojkách, absolutní max.	1,2 bar	17.5 psi
Senzor	Senzor VACUU·SELECT	
Princip měření	Keramická membrána (oxid hliníku), kapacitní, nez. na druhu plynu, absolutní tlak	
Přesnost měření	±1 mbar/hPa/Torr, ±1 digit (po vyladění, konstantní teplota)	
Horní mez měření	1080 mbar	810 Torr
Dolní mez měření	0,1 mbar	0,1 torr
Teplotní charakteristika	< 0,15 mbar/K	< 0.11 Torr/K
PC 3010 NT VARIO select		
Sací výkon, max.	12,8 m ³ /h	7.5 cfm
Konečné vakuum, abs.	0,6 mbar	0.45 Torr
Konečné vakuum s GB, abs.	1,2 mbar	0.9 Torr
Počet válců/stupňů	8/4	
PC 3012 NT VARIO select (EKP)		
Sací výkon, max.	14,3 m ³ /h	8.4 cfm
Konečné vakuum, abs.	1.5 mbar	1.1 Torr
Konečné vakuum s GB, abs.	3 mbar	2.2 Torr
Počet válců/stupňů	8/3	
PC 3016 NT VARIO select		
Sací výkon, max.	19,3 m ³ /h	11.4 cfm
Konečné vakuum, abs.	70 mbar	53 Torr
Konečné vakuum s GB, abs.	100 mbar	75 Torr
Počet válců/stupňů	8/1	
Hmotnosti* a rozměry (d x š x v)		(US)
PC 3010 NT VARIO select	616 mm x 387 mm x 450 mm	24,3" x 15,2" x 17,7"
Hmotnost*	29,7 kg	65.5 lb
PC 3016 NT VARIO select	616 mm x 387 mm x 450 mm	24,3" x 15,2" x 17,7"
Hmotnost*	29,7 kg	65.5 lb

PC 3012 NT VARIO select	616 mm x 387 mm x 450 mm	24,3" x 15,2" x 17,7"
Hmotnost*	29,7 kg	65.5 lb
PC 3012 NT VARIO select EKP	616 mm x 435 mm x 450 mm	24,3" x 17,1" x 17,7"
Hmotnost*	33,6 kg	74.1 lb
* bez kabelu		

Ostatní údaje		(US)
Max. přípustný tlak chladicí kapaliny na EK, absolutní	6 bar	87 psi
Přípustný rozsah teploty chladicí kapaliny	-15 °C – +20 °C	5 °F – 68 °F
Objem sběrné nádrže kondenzátu	500 ml	
Typ senzoru	Senzor VACUU·SELECT	
Regulátor	VACUU·SELECT	
Emisní hladina akustického tlaku s hodnocením A ¹⁰ (nejistota K _{pA} : 3dB(A))	47 dB(A)	

8.2 Materiály přicházející do kontaktu s médiem

Materiály přicházející do kontaktu s médiem

Komponenta	Materiály přicházející do kontaktu s médiem
Čerpadlo	
Víko hlavy	ETFE vyztužený uhlíkovými vlákny
Upínací podložka membrány	ETFE vyztužený uhlíkovými vlákny
Membrána	PTFE
Ventily PC 3010, PC 3012	FFKM
Ventily PC 3016	PTFE
O-kroužky	FPM
Ventilový terminál	ECTFE vyztužený uhlíkovými vlákny
Čerpací jednotka	
Vstup	PP vyztužený skleněnými vlákny
Výstup, hadicová koncovka	PP

¹⁰ Měření na konečném vakuu při počtu otáček 62 % podle EN ISO 2151:2009 a EN ISO 3744:2011 s výstupní hadicí na výstupu.

Rozdělovací hlava	PPS vyztuženo skelnými vlákny
Hadicové šroubení k výstupu	PPS vyztuženo skelnými vlákny
O-kroužek na odlučovači	FFKM, NBR
Přetlakový ventil na emisním kondenzátoru	Silikonová pryž, PTFE fólie
Výstup emisního kondenzátoru	PET
Emisní kondenzátor	Borosilikátové sklo
Kulatá baňka	Borosilikátové sklo
Hadice	PTFE
Hadicové šroubení	ETFE, ECTFE
Vstup / výstup Peltronic	PP
Chladicí plochy Peltronic	PFA, PA
Odlučovač (AK)	PP vyztužený skleněnými vlákny, PE
Těsnicí kroužek / středící kroužek (AK)	FEP
Adaptér KF 25 na hadicovou hřídel 15 mm (AK)	PP
Trubka balastního plynu	PTFE vyztužený uhlíkovými vlákny
Senzor VACUU-SELECT	
Senzor vakua	Keramika s oxidem hliníku, pozlacená
Měřicí komora	PPS
Malá příruba VOLITELNÁ MOŽNOST	PP
Těsnění na senzoru	FFKM
Hadicová koncovka	PP
Těsnění na zavzdušňovacím ventilu	FFKM

8.3 Typový štítek


Informace z
typového štítku



- ⇒ Poznamenejte si v případě chyby typ a sériové číslo z typového štítku.
- ⇒ Uvedte při kontaktu s naším servisem typ a sériové číslo z typového štítku. Tak vám lze cíleně nabídnout podporu a poradenství k vašemu výrobku.

Typový štítek čerpací jednotka, všeobecně

-> Příklad
Výřez typového štítku

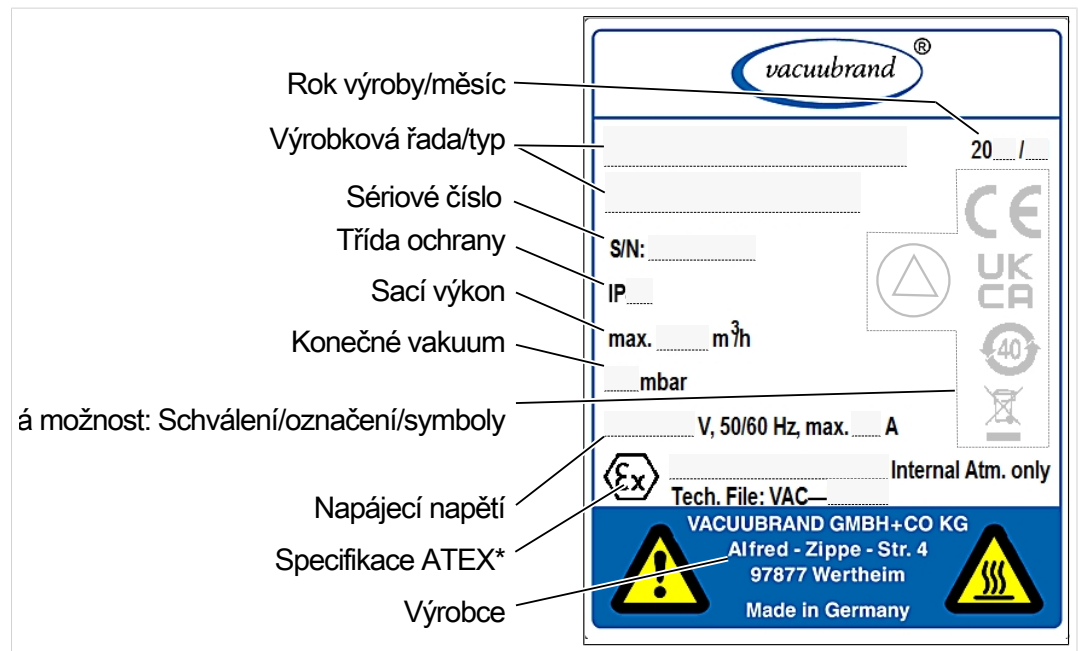

* Údaj dokumentace, skupina a kategorie, označení G (plyn), typ ochrany před vznícením, skupina výbušnosti, teplotní třída (viz také: Schválení kategorie přístrojů ATEX).

8.4 Objednací údaje

Objednací údaje –
příslušenství

Příslušenství	Objednací č.
Vakuová hadice (PVC), DN 6, průhledná (prodává se po metrech)	20686060
Vakuová hadice (PVC), DN 8, průhledná (prodává se po metrech)	20686061
Ventil chladicí vody VKW-B	20674220
Zavzdušňovací ventil VBM-B	20674217
Snímač stavu naplnění	20699908
Senzor VACUU·SELECT	20612881
VSK 3000	20640530
První kalibrace (akreditace DAkKS)	20900214
Dodatečná kalibrace (akreditace DAkKS)	20900215

Objednací údaje –
náhradní díly

Náhradní díly	Objednací č.	
Hadicová koncovka 6 ohnutá	20639948	
Hadicová koncovka DN 6/10	20636635	
Malá příruba KF DN 16	20635008	
Prodlužovací kabel VACUU·BUS, 0,5 m	20612875	
Prodlužovací kabel VACUU·BUS, 2 m	20612552	
Prodlužovací kabel VACUU·BUS, 10 m	22618493	
Svorka pro kulatý zábrus VA KS35/25	20637627	
Skleněná baňka / kulatá baňka 500 ml	20638497	
Rýhovaná matice PA M14 x 1 (převlečná matice)	20637657	
Upínací kroužek PA D10 (těsnění)	20637658	
Emisní kondenzátor EK, kompletní	na vyžádání	
Emisní kondenzátor Peltronic EKP	20636298	
Ochrana proti protáčení D17 x 17,5	20635113	
Krytka balastního plynu	20639223	
Síťový kabel	CEE	20612058
	CH	20676021
	CN	20635997
	IN	20635365
	US	20612065
	UK	20676020

Nákupní zdroje

Mezinárodní
zastoupení a
specializovaný
obchod

Obstarejte si originální příslušenství a originální náhradní díly přes některou pobočku společnosti VACUUBRAND GMBH + CO KG nebo ve svém specializovaném obchodě.



- ⇒ Informace o kompletním sortimentu výrobků naleznete na naší webové stránce: www.vacuubrand.com.
- ⇒ Pro objednávky, dotazy k regulaci vakua a optimálnímu příslušenství je vám k dispozici váš specializovaný obchod nebo [prodejní kancelář](#) společnosti VACUUBRAND.

8.5 Servisní informace

Využijte rozsáhlé servisní služby společnosti
VACUUBRAND GMBH + CO KG.

Servisní služby v detailu

Nabídka servisu a
servisní výkony

- Výrobové poradenství a řešení pro praxi,
- rychlé dodání náhradních dílů a příslušenství,
- odborná údržba,
- vyřízení opravy obratem,
- servis namístě (na žádost),
- Kalibrace (akreditovaná DAkkS),
- S osvědčením o nezávadnosti: Vrácení, likvidace.

Další informace si můžete vyvolat na naší domovské stránce:
www.vacuubrand.com.

Postup vyřízení servisu

Řiďte se popisem: VACUUBRAND > Podpora > [Servis](#)



Zkratek doby výpadků, urychlete vyřízení. Mějte při kontaktování servisu připravené údaje a podklady.

- ⇒ Vaši zakázku lze snadno a rychle přiřadit.
- ⇒ Lze vyloučit ohrožení.
- ⇒ Krátký popis, fotografie nebo diagnostická data nám pomohou při vymezení chyby.

8.6 EU prohlášení o shodě

EG-Konformitätserklärung für Maschinen EC Declaration of Conformity of the Machinery Déclaration CE de conformité des machines



Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

VACUUBRAND GMBH + CO KG · Alfred-Zippe-Str. 4 · 97877 Wertheim · Germany

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät konform ist mit den Bestimmungen der Richtlinien:

Hereby the manufacturer declares that the device is in conformity with the directives:

Par la présente, le fabricant déclare, que le dispositif est conforme aux directives:

- 2006/42/EG
- 2014/30/EU
- 2014/34/EU
- 2011/65/EU, 2015/863

Chemie-Pumpstand / Chemistry pumping unit / Groupe de pompage « chimie »:

Typ / Type / Type: **PC 3010 NT VARIO select / PC 3016 NT VARIO select / PC 3012 NT VARIO select / PC 3012 NT VARIO select EKP**

Artikelnummer / Order number / Numéro d'article: **25744850, 25744851, 25744852, 25744856, 25744857 / 25741850 / 25743850, 25743851, 25743852, 25743856, 25743857 / 25743874**

Seriennummer / Serial number / Numéro de série: Siehe Typenschild / See rating plate / Voir plaque signalétique

Angewandte harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées:

EN ISO 12100:2010 (ISO 12100:2010), EN 1012-2:1996 + A1:2009, EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 (IEC 61010-1:2010 + COR:2011 + A1:2016, modifiziert / modified / modifié + A1:2016/COR1:2019)

EN IEC 61326-1:2021 (IEC 61326-1:2020)

EN 1127-1:2019; EN ISO 80079-36:2016 (ISO 80079-36:2016)

EN IEC 63000:2018 (IEC 63000:2016)

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Person authorised to compile the technical file / Personne autorisée à constituer le dossier technique:

Dr. Constantin Schöler · VACUUBRAND GMBH + CO KG · Germany

Ort, Datum / place, date / lieu, date: Wertheim, 07.05.2024

(Dr. Constantin Schöler)

Geschäftsführer / Managing Director / Gérant

ppa.

(Jens Kaibel)

*Technischer Leiter / Technical Director /
Directeur technique*

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred-Zippe-Str. 4
97877 Wertheim

Tel.: +49 9342 808-0

Fax: +49 9342 808-5555

E-Mail: info@vacuubrand.com

Web: www.vacuubrand.com

VACUUBRAND®

Index

B		M	
baňka odlučovače	25	Materiály přicházející do kontaktu s médiem	84
Baňka odlučovače přípojky	25	Matice Kdo co dělá	15
Bezpečnostní pokyny	12	Měřicí komora	85
Bezpečnostní symboly	8	Místní rozvod vakua	26
C		modulární návody k obsluze	6
Cílové skupiny	15	Moduly návodů	6
Copyright	5	Montáž bočního obložení	75
Čištění, obecně	56	Montáž upevňovací konzoly na čerpací jednotku	30
D		Možné zbytkové energie	19
Dbání nebezpečí při provětrávání ...	19	N	
Demontáž dílů přístroje a pouzdra..	59	Nesprávné použití	13
Demontáž EK	60	O	
Demontáž pouzdra	62	Odkrytí páru hlav čerpadla	63
Dodržování zatížitelnosti	18	Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zablokování	21
Doplňující symboly	8	Ovládací prvky regulátoru vakua ...	44
Doporučené pomůcky pro čištění a údržbu	54	Označení a štítky	20
E		Označení výrobku	81
Emisní kondenzátor	25	P	
Emisní kondenzátor Peltronic	25	PC 3012 NT VARIO select	24
H		PC 3012 NT VARIO select EKP	24
Hrubé vakuum	11	PC 3016 NT VARIO select	24
Chyba-Příčina	52	PC 3010 NT VARIO select	24
Chybné použití	13	Podmínky prostředí	29
I		Pojmy specifické pro výrobek	11
Instalace vývěvy	29	Pokyn k jednání (popis obrázku)	9
Interval údržby	54	Popis kvalifikace	15
J		Postup restartování	21
Jemné vakuum	11	Použité zkratky	9
K		Použití v souladu s určením	12
Kategorie přístrojů ATEX	21	Povinnosti personálu	14
Kategorie přístrojů ATEX a periferní zařízení	21	Povinnosti provozovatele	14
Kontrola přístrojové pojistky	80	Povrchové teploty	20
Konvence zobrazení	7	Přehled chemicky odolných čerpacích jednotek	24
L		Připojení výstupu	33
Likvidace	22	Přípojka chladiva	36
		Přípojka vakua na vstup	32
		Připojte výstupní hadici	33
		Příprava údržby	59

R	
Rozpadový náčrt páru hlav čerpadla	64
T	
Technické údaje	81
U	
Údržba hlav čerpadla	58
Ukazatel tlaku.....	43
Uživatelské rozhraní.....	43
V	
Vlastní bezpečnostní opatření.....	16
Výměna membrány	66
Výměna přístrojové pojistky	80
Výměna ventilu	69, 70, 71
Výstražná upozornění	7
Vysvětlení podmínek použití / provozních podmínek X	22
Z	
Zabránění zdrojům vznícení	21
Zabránění zpětnému vzdouvání ve výfukovém vedení	19
Zabraňte přehřátí	20
Zapnutí.....	42
Zapnutí čerpací jednotky.....	42
Zavzdušnění okolním vzduchem.....	37
Zkratky specifické pro výrobek	25
Zobrazení pokynu k jednání	9
Zobrazení procesů.....	43



Výrobce:

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred-Zippe-Str. 4

97877 Wertheim

NĚMECKO

Centrála:

+49 9342 808-0

Prodej:

+49 9342 808-5550

Servis:

+49 9342 808-5660

Fax:

+49 9342 808-5555

E-mail:

info@vacuubrand.com

Web:

www.vacuubrand.com